

# 石墨粉振实密度测试仪

产品名称	石墨粉振实密度测试仪
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

## 产品详情

石墨粉振实密度测试仪,铁粉振实密度仪,粉体振实密度仪,冶金粉末振实密度计,碳粉振实密度计 mdj-01,高新能源材料密度计,塑料粉末振实密度计,奶粉振实密度测试仪

### 应用于

: 冶金粉末行业,碳粉行业,焦炭石墨行业,磁材行业,生物制药行业,高新能源材料行业,塑料行业,奶粉食品配料行业等。

石墨粉振实密度测试仪 原理:符合astm b527、d4164、d4781、idf 134、iso 787-11、3953、8460、8967、9161、jis k5101-12-2、z 2512、mpif 46、usp<616>part ii、bsib527、gb/t 21354、5162、14853

### 测试应注意的问题:

- 、样品颗粒粉末量应符合上述第2条要求,粉末称量应精确到0.1g。
- 、刻度量筒体积读数应符合操作步骤中第5条的要求。
- 、刻度量筒在第一次使用时,应进行标定。标定后,对刻度试管量筒的刻度进行修正,刻度量筒刻度线修正后可提高振实密度测试仪的测量精度。
- 、一般情况下,应取三次测量结果的算术平均值,报出结果。其值小于或等于4g/cm<sup>3</sup>时,报告结果应修正到0.1g/cm<sup>3</sup>;其值大于4g/cm<sup>3</sup>时,报告结果应修正到0.2g/cm<sup>3</sup>。

### 规格:

振幅: 3~30 mm/m 可调式

振数: 10~320 tap/min 可调式

计数器: 0~999次指拨设定,自动断电

重量:5.5 kg

尺寸:w180 × d300 × h230 m/m

电源:ac 110/220 50/60hz

计数侦测:光电感应

适用量筒ml:25、100、250量筒为标准品

### 冶金粉末振实密度计附录：

#### 1、设定颗粒粉末体积不再继续减小时的小振实次数（n）的确定：

对同类颗粒粉末来说,除了通常实验和验收时已确定了特定振实次数（不小于n）以外,刻度量筒内的颗粒粉末应受到2n次的振动。一般情况下,各种粒度的金属非金属颗粒粉末,取每分钟振动 $250 \pm 15$ 次,振动12 min,即3000次,都能达到满意的效果,也可参照验收测试标准和试验数据来确定。

#### 2、试验所用的刻度量筒以及粉末质量,应根据粉末的松装密度来选择。详见下表：

量筒容积 ( cm <sup>3</sup> /ml )	粉末松装密度(g/cm <sup>3</sup> )	试验粉末重量(g)
100	1	100.0 ± 0.5
	> 1	50.0 ± 0.2
25	> 4	100.0 ± 0.5
	2~4	50.0 ± 0.2
	1~2	20.0 ± 0.1
备注	称量颗粒粉末应精确到0.1g	

### 售后服务>>

1.本公司产品均免费保修一年,终身维护,保修期间所产生的一切费用皆由我公司承担。

2.本公司所销售之产品均含增值税和运费。运输过程中如出现货物损坏的情况,我们都无条件换货。

特权：介绍客户给本公司,免费在赠送壹年的保修

选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司【<http://www.1718cheng.com>】,欢迎来电咨询:联系人:康玉林  
手机187-5927-8268 qq:958-747-345 固话:0592-518-7269

备注:阿里巴巴诚信通认证+实地认证,可通过阿里巴巴在线订购<http://xfyiqi.1688.com/>