

金属粉末振实密度仪

产品名称	金属粉末振实密度仪
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雄发
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

产品详情

金属粉末振实密度仪,铁粉振实密度仪,耐候性粉末涂料密度计,碳化硅微粉密度计,磁材粉末密度计,生物制药振实密度计,磁材粉末密度计,生物制药振实密度计符合astm b527、d4164、d4781、idf 134、iso 787-11、3953、8460、8967、9161、jis k5101-12-2、z 2512、mpif 46、usp<616>part ii、bsib527、gb/t 21354、5162、14853等

应用于：冶金粉末行业，碳粉行业，焦炭石墨行业，磁材行业，生物制药行业，高新能源材料行业,塑料行业，奶粉食品配料行业等。

规格：

振幅: 3~30 mm/m 可调式

振数: 10~320 tap/min 可调式

计数器: 0~999次指拨设定,自动断电

重量:5.5 kg

尺寸:w180 × d300 × h230 m/m

电源:ac 110/220 50/60hz

计数侦测:光电感应

适用量筒ml:25、100、250量筒为标准品

特性：

当使用者选择充填的步骤后，试验器会

计算粉末减少之容积。透明的塑料充填管

四、操作步骤：

操作方式：

- 1、机台之速度调节钮转至0的位置后将本机与控制箱连结再插入指定电源。
- 2、调整高度量尺至预定充填高度，只需放松高度调整钮后旋转充填基座高低，即可将调整钮以工具锁紧。
- 3、将填充物放入量筒内，用固定环将量筒固定。
- 4、选择振动模式。
- 5、打开电源键，旋转调速钮至适当转速，按一下启动键机台就会开始动作。

五、注意事项：

- 1、请放置放水平稳固之桌面上
- 2、易于清理操作之场所。
- 3、灰尘及潮湿较少之地方
- 4、调整高度键后，务必以工具锁紧
- 5、避免与用电量大的电品共享同一电源
- 6、用毕请擦拭干净。

售后服务>>

- 1.本公司产品均免费保修一年,终身维护,保修期间所产生的一切费用皆由我公司承担。
- 2.本公司所销售之产品均含增值税和运费。运输过程中如出现货物损坏的情况,我们都无条件换货。

特权：介绍客户给本公司,免费在赠送壹年的保修

选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司【<http://www.1718cheng.com>】，欢迎来电咨询：联系人：康玉林
手机187-5927-8268 qq：958-747-345 固话：0592-518-7269

备注：阿里巴巴诚信通认证+实地认证,可通过阿里巴巴在线订购<http://xfyiqi.1688.com/>