

实验室仪器 不加热磁力搅拌器 78-1

产品名称	实验室仪器 不加热磁力搅拌器 78-1
公司名称	金坛市城东超韵实验仪器厂
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 物料类型:液-液 适用物料:化学品
公司地址	金坛市通达路1-3号
联系电话	86-051982311477 15995007999

产品详情

78-1型磁力搅拌器,磁力加热搅拌机产品简介 磁力加热搅拌器操作简便,运转平稳,无级调速,能在较广的速度范围内对液体进行精密稳定的搅拌,特别适合搅拌小体积的样品,是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。 78-1型磁力搅拌器,磁力加热搅拌机使用维护 1:将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其它器皿)放在工作面板上。 2:接通电源,合上电源开关,指示灯亮。 3:选择加热,合上加热开关指示灯亮,即为加热状态。 4:调节调速旋钮,升至所需转速,双向搅拌器可根据实际需要选择正反向。 5:工作完毕,将调速旋钮置于最小位置,加热开关处于非工作状态,关电源开关,切断电源。 6:将工作面顶板擦拭干净,其上不允许有水滴、污物残留。 注:工作电源必须有良好的接地措施。

本产品的搅拌机类型是配附件,物料类型是液-液,适用物料是化学品,动力类型是磁力,布局形式是台式,品牌是国产,搅拌方式是潜水式搅拌,每次处理量范围是1(L)