

增力定时电动搅拌器100W搅拌器

产品名称	增力定时电动搅拌器100W搅拌器
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

产品详情

jj-1系列精密增力电动搅拌器的产品简介：

精密增力电动搅拌器是本企业研制生产的大功率电动搅拌器的基础上改进而成，设有机械定时，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，操作简便，运行平稳，无级调速，小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高粘度的液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合搅拌大体积的样品，是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

jj-1系列精密增力电动搅拌器的技术指标：

型号	jj-1
指标	
电机功率	25w 40w 60w 100w 160w 200w 300w
调速范围	启动——2500r/min
定时范围	0—120min常开
电 流	交流220v 50hz

jj-1系列精密增力电动搅拌器的使用维护：

1. 正确放置装液试瓶（或其他器皿）
2. 调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。
3. 接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。

4. 选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
5. 节调速旋钮，升至所需转速。
6. 作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”，关电源开关，切断电源。
7. 将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。

jj-1系列精密增力电动搅拌器的注意事项：

1. jj-1a带数显测试、。
2. 拌棒放入溶液中，在搅拌过程中如搅拌叶不均匀，因停止，用物品将搅拌叶分匀。
3. 如开机后发现搅拌棒转动不正，停机重新将搅拌棒转180°，重新夹紧即可。
4. 调速应从低速向高速慢慢启动。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是化学品，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是润华，型号是JJ-1，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是其他，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是0.1（Kw），规格型号是100W，生产厂家是润华