

HY-2调速多用振荡器(摇床)

产品名称	HY-2调速多用振荡器(摇床)
公司名称	金坛市华城海龙实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:海龙 型号:HY-2
公司地址	中国 江苏 常州 金坛市 北环东路25号
联系电话	86-051982330499 15312538039

产品详情

hy-2多用调速振荡器广泛用于各大专院校，环保，科研，卫生，防疫，石油，化工等单位的实验室，它具有外形大方，容量大，噪音低，重量轻，体积小等特点，速度可调，并带有定时装置，是化验室工作人员理想必备的工具。hy-2多用调速振荡器性能：

1：电源：交流220v 50hz 2：电机功率：60w 3：无级调速：0-300次/分 4：振荡幅度：往复20mm
5：定时：最大120分钟

多用调速振荡器使用方法：

1:首先将需振荡的容器(瓶)放入振荡盘弹簧中，容器中的溶液不能超过容器的三分之一，否则必须加塞。
2:察看定时旋钮，旋在on(常开)位置或您所需指定的时间位置。3:将调速旋钮逆时针旋至最低速位置，打开电源开关，电源指示灯亮，再将调速旋钮顺时针旋至您所需的速度。

多用调速振荡器注意事项：

1：本多用调速振荡器采用三眼安全插座，使用时一定要接受地线。2：工作时，应将本机放置在平整坚固的台面上，以防振动。3：夹具弹簧只作中小容量瓶固定之用，特大容器应相应拆去几根弹簧或采取其它方式加固。4：本机使用完毕后应关闭电源，置于干燥通风处，并保持其清洁。

型号	工作方式	振荡幅度	振荡频率	定时	整机功	工作尺	外形尺寸
----	------	------	------	----	-----	-----	------

typeno.	working style	(mm) vibration range (mm)	(rpm) vibration frequency (rpm)	范围 time fixed rang e	率 (w) the whole machine power (w)	寸 (cm) working size (cm)	(cm) outside size (cm)
hy -2(a)	往复	20	300	0 ~ 1 20	60	52 × 30	52 × 30 × 24

本产品的加工定制是是，品牌是海龙，型号是HY-2，类型是实验仪器，测量范围是起动-360次/分，适用范围是广泛，重量是20，电源是220V，外形尺寸是520*300*240(mm)