

# TGL-16 /TGL-16A/B 高速台式离心机 带数显 转速可调

产品名称	TGL-16 /TGL-16A/B 高速台式离心机 带数显 转速可调
公司名称	金坛市白塔新宝仪器厂
价格	面议
规格参数	类型:管式离心机 结构类型:台式
公司地址	金坛市白塔曹庄6号
联系电话	86-051982860002 15861103828

## 产品详情

1：产品简介：离心分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来到新技术。不同密度、大小或形状的颗粒在不同的速度场合中的沉降，所以一个大体是球形非均一的混合物，可以用离心的方法加以分离，离心机是为了进一步研究生物化学，分离大量的物质，例如收集细胞、分离血浆，从这些预纯化的制剂中分离dna和蛋白质分子，并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌、亚细胞成分、核蛋白微粒等。

台式离心机属常规实验室用离心机，广泛用于生物，化学，医药等科研教育和生产部门。高速离心机最高转速16000r/min，适用于微量样品快速分离合成。

2：主要技术指标（1）最高转速：16000r/min

（2）离心力：17000g

（3）容量：1.5ml × 12.5ml × 8 0.5ml × 18 任选

（4）定时：0-60min

（5）噪声功率：小于70db大于250w

3：安全须知：（1）开机时如发现电源指示灯不亮，应立即停机检查。

（2）严禁在未装转头空载运行。（3）运行前应检查转头有无腐蚀损伤。（4）

当转头运行时不要开启离心机盖，不要接触正在运行的转头。（5）

严禁转头在装载不平衡的状态下运转。

4：使用说明（1）离心机的工作台应平整坚固，工作间应整齐清洁，干燥并通风良好。（2）

打开电源开关，批示灯亮。（3）关电源开关。（4）开启离心盖，将内腔及转头擦拭干净。（5）

装放称量一致的试管。（6）关闭离心盖。（7）设定定时。（8）打开电源开关。（9）

调节调速旋钮置于所需转速。（10）

每次停机前。必须将调速旋钮置于最小位置。定时器置零。再关电源开关。（11）

擦试内腔及转头。关闭离心盖。

5：维护保养（1）离心盖上不要放置任何物质，每次使用完毕，务必清理内腔和转头。（2）

离心机如较长时间未使用，在使用前应将离心机盖开启一段时间，干燥内腔。（3）

电机的碳刷在使用3000小时后，应及时更换，以免磨损整流子。离心机经长期使用，磨损属正常现象。

本产品的加工定制是是，类型是管式离心机，结构类型是台式，布局形式是卧式，适用对象是塑料，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是新宝，型号是TGL-16A，电机功率是0.25（kw），重量是13（kg），应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,制药,冶金,纺织,医用，转鼓转速是16000（r/min），装料限量是1.5ML\*12，产品类型是全新，用途是实验用，自动化程度是手动