

# 订做实验室用管式加热炉 大直径立式电加热炉 各种卧式加热炉

产品名称	订做实验室用管式加热炉 大直径立式电加热炉 各种卧式加热炉
公司名称	邗江区佳特电力电器制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:佳特 型号:JT-1-2
公司地址	北京北京市昌平区回龙观
联系电话	86 010 81722523 13810022733

## 产品详情

注：本产品为非标订做型产品,可根据客户要求订做。如需订购请咨询客服人员或直接致电于我们。

联系电话:133752828259小型开启式管式加热炉（0-950 ）

硅碳棒加热炉(0-1300 )管式加热炉多段控温区加热炉

箱式电阻炉

加热炉结构介绍

管式加热炉是由不锈钢薄板（表面法纹）压制成两个半圆，两端装配铸铁镀铬端盖组成两个半圆桶,再将两个半圆桶炉体的一边用不锈钢绞链连接，另一边采用进口不锈钢搭扣安装组合成炉体，炉体外开合处并配有不锈钢把手，方便用户将两个半园炉自由打开或关闭，炉中安装串入合金电阻丝并填实耐高温导热绝缘的材料的碳化硅炉瓦，及陶瓷纤维保温材料，外壳装有与电源接线的接线盒（两半圆炉之间有并联和串联两种接线方式）和炉体安装固定三角架。

用途

管式加热炉适用于石化炼油厂研究所（院）、炼油生产装置常减压蒸馏、催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、芳烃分离、加氢精制、烷基化、气体分馏、沥青、制氢、脱硫、制硫等，部分炼厂还有溶剂脱沥青、溶剂脱蜡、石蜡成型、溶剂精制、润滑油加氢精制和白土精制等油管伴热装置。

本产品具有美观，清洁卫生，便于安装，可进行分段加热及分段控温。订货时，请附图说明要求，注明加热炉反应器的外径，炉体外径，炉体长度，加热段数及支架安装位置，每段电压功率及数量。

## 技术参数

1.炉体尺寸误差范围： $\pm 1.0\text{mm}$ 。

2.功率误差范围： $\pm 5\%$ 。

3.绝缘强度： $5\text{m}$

4.炉瓦与反应器的间隙： $2\text{-}3\text{mm}$

5.工作温度： $200\text{-}1100$

## 使用方法：

1.将炉体的安装固定架正确的安装好（分立式和卧式），

2.将炉打开后把反应器安装在炉中并把炉关好合上搭扣。

3.按炉子的各段加热分布分别将各段的控制电源接入炉体上的接线盒，并插入热电偶，（根据各家要求不同，有轴向和径向两种插入方法）

4.检查炉体的绝缘程度，并有效接地，确定无误后即可开机工作。

本产品的加工定制是是，品牌是佳特，型号是JT-1-2，最大电压是220/380（V），功率是按需订制（W），额定温度是0-1600（ ），主要用途是实验分解加热等用处