

美国KOCOUR牌硫酸根测定仪

产品名称	美国KOCOUR牌硫酸根测定仪
公司名称	东莞市田丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:浓度测定仪 品牌:田丰
公司地址	东莞市常平镇司马村深南路10号
联系电话	83980871 13546988629

产品详情

美国kocour牌离心管可以单独销售。也可以配机器销售!

田丰牌硫酸根测定仪产品信息：0769-83980871/137-9024-1822

硫酸快速测定仪是专门用于测定镀铬溶液中硫酸的含量，该仪器使用简便、快速、误差小，十分钟可出结果，不需做工作曲线（直接读数得到结果），不用配置标准溶液，一次可分析两个样品。解决了络合滴定、重量分析的繁琐、耗时、易造成大的误差等不足，是镀铬溶液分析的好帮手。

kocour centrifuges are used primarily with test set ksts to measure sulfates in chromic acid based plating baths.

kocour硫酸测定仪 ksts/2

美国kocour硫酸根离子快速测定仪/四头高速离心机

kocour硫酸快速测定仪是专门用于测定镀铬溶液中硫酸根的含量,也可为其它溶液快速测定硫酸根含量。该测定仪采用电脑芯片编程,实现离心机启动、旋转、计时、停止、报警等工作自动化。使用更简便、更快捷、误差更小,不需做工作曲线,不用配制标准溶液,只需几分钟即可精确测定出镀液中硫酸根的含量。解决了用络合滴定法及重量法的烦琐、时间长、易造成大的误差等不足,是镀铬的好帮手。

仪器:

- 1、电脑芯片一块
- 2、电动离心机(电源220v 50hz)
- 3、硫酸根快速测定管两只,加塞,测定范围0.2 ~ 5g/l.

4、移液管(自备):20毫升1支;5毫升2支.

试剂配制:

1、3:1的盐酸溶液;3体积分析纯盐酸和1体积蒸馏水混合.

2、25%的氯化钡溶液:25克分析纯氯化钡溶于75毫升蒸馏水中

分析方法:

1、取镀铬溶液冷却至室温(若溶液不干净需过滤),用移液管取上述溶液20毫升,放入硫酸根快速测定管内用移液管移入3:1盐酸5毫升,摇匀,加入5毫升25%氯化钡的溶液,盖上盖子摇匀。

2、把测定管放入离心机内按以下顺序操作:打开电源开关——按下启动按钮即可。

3、离心机转动停止后,关闭电源,取出测定管,记下读数,即为硫酸的含量

注意事项:

1、测定仪要放置平稳(仪器四脚为减震脚垫、操作面不平时可调整之)

2、离心管已进行过刻度校验和平衡配对,应配套成对使用。

3、测定完毕后,及时清洗干净测定管.小心放置和使用测定管

其它附件:三价铬比色计,离心管

kocour离心机用离心管

除有离心机外,还有离心管,三价铬比色计,胶塞等其它配件!

我公司是专业代理美国kocour产品的代理商,主要有离心机,库仑测厚仪等.....如果您需要kocour的产品,在我司您都可以以最实惠的价钱买到你所需要的产品!

一 仪器:

1.电动离心机(电源220v,50hz)。2.硫酸快速测定管两支,加塞,测量范围0.2-6g/l。3.移液管(自备):20ml1支,5ml2支,吸耳球1个

二 试剂配制:试剂规格: 盐酸:分析纯; 氯化钡:分析纯; 无水硫酸钠:分析纯含量大于99%
试剂配制: 1.标准溶液:准确称取3.620克无水硫酸钠,用500毫升蒸馏水溶解,移入1000毫升容量瓶中,稀释至刻度,盖上后摇匀。此标准溶液相当于含硫酸:2.5克/升
2.3:1的盐酸溶液:3体积分析纯盐酸和1体积去离子水混合。
3.25%的氯化钡溶液:25g分析纯氯化钡溶于75ml去离子水中。

三 分析方法: 1、取镀铬溶液冷却至室温(若溶液不干净需过滤),用移液管移取20ml放至硫酸快速测定管内,用移液管加入3:1的盐酸5ml,摇匀,加入5ml25%氯化钡溶液,盖上盖子摇匀
2、用另外一只20ml移液管取硫酸钠标准溶液20毫升放至另外一支离心管内,用移液管加入分析纯盐酸5毫升,盖上后摇匀,加入25%氯化钡容易5毫升,盖上后摇匀
3、把测定管放入离心机内,打开电源,将仪器定时至5分钟,调速升至最大。停止转动,取出测定管,记下读数
4、硫酸含量计算:硫酸含量(克/升)=镀铬液离心管刻度值x2.5/标准溶液离心管刻度值
四 注意事项: 1.离心机开启时,必须同时放两支测定管于离心机内,管内放入等量的溶液,否则不平衡,易损坏离心机。2.测量绝对误差一般不超过±0.05g/l3.离心机和测定管

应配套使用，使用非本公司生产的离心机和测定管，本公司不保证测定的准确度。4.测定完毕后，及时清洗干净测定管，小心放置和使用测定管

以下图片为国产的硫酸根测定仪:

如果你有需要请联系我们:(如下)李生13790241822

汤生13546988629 业务部:东莞市常平镇司马工业区深南路10号 东莞市田丰机电设备有限公司

电话:0769-83980871 <http://www.tanfone.com>

e-mail:tanfone@163.com

qq:99206090

本产品的加工定制是否，类型是浓度测定仪，品牌是田丰，型号是TF-2，测量范围是硫酸，可测样品状态是88，重复性误差是小，外形尺寸是500（mm），适用范围是实验用，规格是TF-2