

盛威利牌数显恒温多头磁力搅拌器

产品名称	盛威利牌数显恒温多头磁力搅拌器
公司名称	金坛市盛威实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:盛威利 型号:HJ-6A
公司地址	江苏 常州 尧塘镇水北圣堂稻板田8号
联系电话	86-051982555509 13815006221

产品详情

<p>hj-6,hj-6b数显恒温多头磁力搅拌器</p> <p>一、简介本仪器广泛用于各大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位，根据广大用户要求设计有二连、四连、六连等多连可加热搅拌恒温控制。使广大用户多个样品同时得到相应效果和数据。本仪器性能好，噪声低、搅拌效果显著，是实验室化验人员理想必备的工具。</p> <p>二、性能1、电源电压：220v ± 10% 50hz2、电机功率：单个电机25w x63、热丝功耗：单个热丝最高200w x64、磁钢转速：最高2600转/分</p> <p>三、使用方法当用本仪器时，首先请检查随整机配件是否齐全，然后按顺序先装好夹具，把所需搅拌的烧杯放在镀烙盘正中，加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中，然后先插上仪器接插的电源插头，再接通电源打开电源调速开关，指示灯亮，即开始工作，调速是由低速逐步调至高速，不允许高速档直接启动，以免搅拌子不同步，引起跳动。温度控制把探头对号插入插座，调置温控旋钮到所需温度即可，不工作时应切断电源，为确保安全，使用时请接上地线。仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件，防止剧烈震动。</p> <p>四、注意事项1、搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯底是否平，位置是否正。同时请您测一下，现用的电压是否在220v正负10v之间，否则将会出现以上情况。2、加热时间一般不宜过长，间歇使用延长寿命。3、用电：电源插座应采用三孔安全插座，必须妥善接地。</p> <p>4、仪器应保持清洁干燥，严格溶液流入机内，以免损坏机器，不工作时应切断电源。</p>
--

本产品一年免费质保，一年内有任何质量问题供方负责全方面的维修维护服务，终身提供技术支持和维护。具体价格和技术问题可来电沟通，一定会让客户觉得物有所值！！

我们也可根据客户的需求，为其订做适合的产品，客户的满意度才是最重要的！！

金坛市盛威实验仪器厂是江苏省规模较大的实验仪器生产、制造、销售为一体的专业性厂家。

生产厂家价格有优势!诚招全国代理商！欢迎来电来函、赴厂参观考查！

本产品的加工定制是是，品牌是盛威利，型号是HJ-6A，用途是石油、化工、医药卫生、环保、生化、实验分析、教育科研的必备理想工具