

HH-1 单孔数显恒温水浴锅 (2000ml) 带搅拌

产品名称	HH-1 单孔数显恒温水浴锅 (2000ml) 带搅拌
公司名称	金坛市城东新瑞仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:金坛新瑞 型号:HH-1
公司地址	金坛市通达路1-3号
联系电话	86-051982311664 13776388950

产品详情

产品介绍

水浴锅主要适用于各大中院校、科研企事业单位的实验室和化验室，用于各种化学样品、生物制品的蒸馏、干燥、浓缩及温渍。该水浴锅集一般恒温水浴锅之优点，内胆采用优质不锈钢焊接和冲压，外壳采用烘烤漆，提高了整机的防腐能力。

技术指标

- 1：型号：hh - 1 型
- 2：功率：600 w
- 3：工作室容积：20x20 mm
- 4：电源：交流220v 50hz
- 5：温度范围：室温 ~ 100
- 6：最大误差：±0.5
- 7：水温波动度：< 0.5
- 8：升温速度：由室温 ~ 100 不超过1小时
- 9：带磁力搅拌

使用维护向工作室注入适量的洁净自来水或普通蒸馏水，放置容器。接通电源，打开控温开关，显示器从99.9演变到仪器容器内实际温度，按“set”键，

使显示器小数点右位的数码管闪烁，此时设定所需的预置温度，按 增数，按 减数。再按“set”键，数据显示为仪器容器内实际温度。如果仪器内容器温度与显示的温度明显不符，作如下的调整：长按“set”键，当出现显示为“e 1.5”松开（e 1.5为提前量控制，出厂前已调整好，请勿自行调整），再按“set”键，出现数字显示（此时没有任何英文字母），按 增加温度，按 减少温度（举例：如仪器容器内实际温度大于显示的温度，则需 两者的偏差），校准为止。再一次按“set”键，显示为“p 2.0”（p 2.0为比例带，出厂前已调整好，请勿自行调整）。再按“set”即显示仪器容器内温度。“out”灯亮表示预置温度高于仪器内温度，处于加热状态。（温度需在恒温状态下才能保持正确的误差）

若水浴锅较长时间不使用，应将水浴锅中的水排尽，用软布擦净并凉干。禁止在水浴锅无水状态下使用加热器。该产品使用过程中必须将三孔插座有效接地。

整机清单

电源线1根2、产品彩图1份3、说明说1份4、维修卡1份

本厂产品自出厂之日起，保修1年，终生维修，请放心使用。

本产品的加工定制是是，品牌是金坛新瑞，型号是HH-1，工作室尺寸是200X200X200（mm），温度范围是室温-100（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是1（%），控温方式是LED温控，适用范围是实验室恒温实验