

DL电子天平 亚太 DL

产品名称	DL电子天平 亚太 DL
公司名称	莆田市亚太计量仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚太 型号:DL 类型:电子天平仪器
公司地址	秀屿区埭头镇武盛村
联系电话	86 0594 5293639 13850230299

产品详情

品牌	亚太	型号	DL
类型	电子天平仪器	最小称量	10 (mg)
最大称量	10000 (g)	适用范围	1-10000g
最小显示值	1g		

- 1、产品能够实现称量单位转换（克、克拉、盎司）和自动校正、超载报警的特点。
- 2、产品读数清晰、快速、稳定，能实行计数、质量单位转换并配备rs-232输出接口。
- 3、产品具有自动故障检测和交直流两用的特点
- 4、产品能够全范围去皮和具有lcd双面显示特点。

使用前请阅读此操作手册

（一）开机

接通电源，打开开关，显示窗显示：“0.0g”或“0.00g”，接下来应通电预热20-30分钟，刚开机时显示有所漂移属正常现象，预热后即可稳定。

（二）校正

如天平已较长时间为使用或刚购入，则应对天平进行校正，首先在空称的情况下使天平充分预热（20-30分钟）并在显示零点的情况下按“校正”（p）键，使显示窗出现“cal”或显示“200，500或1000”之间进入校正状态，在将标准砝码按天平相应的校正砝码数值（参照技术参数表）放在天平的称盘上，待稳定后天平显示标准砝码重量符号“g”后校正既告完毕。可进行正常称量。如按“校正”键显示“calf”，则表示零点不稳定，可重新按“去皮”（t）键使显示回到零点，再按“校正”（p）键进行校正。

（三）去皮

如需去除器皿皮重，则先将器皿放于称盘上，待显示稳定后按“去皮”（t）键，则天平显示“0.0g或0.00g”，然后将需称重物品放于器皿上，此时显示的数字为物品的净重，拿掉物品及器皿，天平显示的负值，仍按“去皮”（t）键使天平显示回到“0.0g或0.00g”。

（四）计数

天平有些辅助功能十分有用。本天平的计数功能对不少用户就有着较大的用处，因此要能准确掌握此功能的使用。将样品放于称盘上，此时天平显示为样品重量，按下（s）键即显示“c...10”。样品个数10...20...50...100用（s）键选择对数量样品的倍数。如需退出计数状态，按（s）键使天平显示无“c”标记，即恢复称量状态。

（五）单位转换

称量单位转换，按“f”键，可分别显示“g”（克），“ct”（克拉），“dwt”（英钱）号。（注：“g”为公制重量单位，“ct”，“ozt”，“dwt”均为金衡单位）。