

# 电子天平 亚太牌 5000G

产品名称	电子天平 亚太牌 5000G
公司名称	莆田市亚太计量仪器有限公司
价格	525.00/台
规格参数	品牌:亚太牌 型号:DJ5000/0.1 称量范围:5000G
公司地址	秀屿区埭头镇武盛村
联系电话	86 0594 5293639 13850230299

## 产品详情

品牌	亚太牌	型号	DJ5000/0.1
称量范围	5000G	显示方式	LED
供电方式	220V充电器		

莆田市亚太计量仪器有限公司位于福建莆田市秀屿区，主营电子称、电子天平、架盘天平等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

使用前请阅读此操作手册。

### （一）开机

接通电源，打开开关，显示窗显示：“0.0g”或“0.00g”，接下来应通电预热20-30分钟，刚开机时显示有所漂移属正常现象，预热后即可稳定。

### （二）校正

如天平已较长时间为使用或刚购入，则应对天平进行校正，首先在空称的情况下使天平充分预热（20-30分钟）并在显示零点的情况下按“校正”（p）键，使显示窗出现“cal”或显示“200，500或1000”之间进入校正状态，在将标准砝码按天平相应的校正砝码数值（参照技术参数表）放在天平的称盘上，待稳定后天平显示标准砝码重量符号“g”后校正既告完毕。可进行正常称量。如按“校正”键显示“calf”，则表示零点不稳定，可重新按“去皮”（t）键使显示回到零点，再按“校正”（p）键进行校正。

### （三）去皮

如需去除器皿皮重，则先将器皿放于称盘上，待显示稳定后按“去皮”（t）键，则天平显示“0.0g或0.00

g”，然后将需称重物品放于器皿上，此时显示的数字为物品的净重，拿掉物品及器皿，天平显示的负值，仍按“去皮”（t）键使天平显示回到“0.0g或0.00g”。

#### （四）计数

天平有些辅助功能十分有用。本天平的计数功能对不少用户就有着较大的用处，因此要能准确掌握此功能的使用。将样品放于称盘上，此时天平显示为样品重量，按下（s）键即显示“c....10”。样品个数10....20....50....100用（s）键选择对数量样品的倍数。如需退出计数状态，按（s）键使天平显示无“c”标记，即恢复称量状态。

#### （五）单位转换

称量单位转换，按“f”键，可分别显示“g”（克），“ct”（克拉），“dwt”（英钱）号。（注：“g”为公制重量单位，“ct”，“ozt”，“dwt”均为金衡单位）。