

DS系列电子天平 亚太牌

产品名称	DS系列电子天平 亚太牌
公司名称	莆田市亚太计量仪器有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:亚太牌 型号:DS500/0.01G 称量范围:500G
公司地址	秀屿区埭头镇武盛村
联系电话	86 0594 5293639 13850230299

产品详情

品牌	亚太牌	型号	DS500/0.01G
称量范围	500G	外形尺寸	240*180*55 (机身尺寸)
显示方式	LED	供电方式	220V充电器

莆田市亚太计量仪器有限公司位于福建莆田市秀屿区，主营电子称、电子天平、架盘天平等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

使用前请阅读此操作手册。

(一) 开机

接通电源，打开开关，显示窗显示：“0.0g”或“0.00g”，接下来应通电预热20-30分钟，刚开机时显示有所漂移属正常现象，预热后即可稳定。

(二) 校正

如天平已较长时间为使用或刚购入，则应对天平进行校正，首先在空称的情况下使天平充分预热（20-30分钟）并在显示零点的情况下按“校正”（p）键，使显示窗出现“cal”或显示“200，500或1000”之间进入校正状态，在将标准砝码按天平相应的校正砝码数值（参照技术参数表）放在天平的称盘上，待稳定后天平显示标准砝码重量符号“g”后校正既告完毕。可进行正常称量。如按“校正”键显示“calf”，则表示零点不稳定，可重新按“去皮”（t）键使显示回到零点，再按“校正”（p）键进行校正。

(三) 去皮

如需去除器皿皮重，则先将器皿放于称盘上，待显示稳定后按“去皮”(t)键，则天平显示“0.0g或0.00g”，然后将需称重物品放于器皿上，此时显示的数字为物品的净重，拿掉物品及器皿，天平显示的负值，仍按“去皮”(t)键使天平显示回到“0.0g或0.00g”。

(四) 计数

天平有些辅助功能十分有用。本天平的计数功能对不少用户就有着较大的用处，因此要能准确掌握此功能的使用。将样品放于称盘上，此时天平显示为样品重量，按下(s)键即显示“c...10”。样品个数10...20...50...100用(s)键选择对数量样品的倍数。如需退出计数状态，按(s)键使天平显示无“c”标记，即恢复称量状态。

(五) 单位转换

称量单位转换，按“f”键，可分别显示“g”(克)，“ct”(克拉)，“dwt”(英钱)号。(注：“g”为公制重量单位，“ct”，“ozt”，“dwt”均为金衡单位)。