

DL15终点滴定分析仪 22

产品名称	DL15终点滴定分析仪 22
公司名称	芜湖艾瑞特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:22 型号:DL15终点滴定分析仪
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商国际商贸城东四街2B-102 0
联系电话	86-05535843238 18755359457

产品详情

描述

3步得到您需要的分析结果

第一步: 从仪器内置的方法库中选择测试方法根据您的应用, 从内置的方法库中选择方法。这些方法的所有参数已经根据该类样品的测试要求进行了优化, 因此没有必要进一步对这些方法进行修改。但, 如果您需要加快滴定过程, 您所需要做的仅仅是修改方法中的1个参数(控制参数由« normal » 改成« fast »)。对于某些比较关键的, 这个参数也可修改为« cautious »。同时, 您也可以根据您的想法修改方法中的所有参数。

第二步: 将样品杯固定到滴定臂上操作人员只需将样品向上插入固定环-

无需拧紧任何部件。一旦您第一次开始使用mettler

toledo的样品杯紧固部件, 您就会发现它的简便性, 它将极大地节省您的时间。

第三步: 按 <<run>>(运行)键只需按面板上绿色的« run » 键, 即可启动您的滴定分析。第一次按« run » 键将显示您上次运行的方法号; 第二次按« run » 键将启动该方法。dl15将提示您输入样品重量或体积, 并通过一个在线形显示引导您获得准确的结果。

规格

终点滴定	具有 (mv/ph信号的滴定分析, 恒电流极化的滴定分析), 1个或2个终点
滴定管驱动器数量	1个
样品转换器选件	rondolino自动进样滴定台
控制输入/输出口	具有, 如连接凯氏定氮仪
连接电脑	标准配置了电脑的接口, 但暂不可以连接
语言	英、德、法、意大利、西班牙语

传感器/滴定剂存储器	具有
传感器输入	ph/mv电极接口, pt1000温度电极接口, 恒电流极化电极接口, 参比电极接口
密码保护	常规操作/专家2种模式
卡尔费休滴定	不具有
统计 (最大样品数)	具有 (最多对100个样品进行统计)
简短描述	那些通过终点滴定来测量酸的含量 (酸度) 或/和碱的含量 (碱度), 以及或/和ph值测量的理想仪器

本产品的加工定制是否, 品牌是22, 型号是DL15终点滴定分析仪, 类型是电位滴定仪, 电源电压是220 (V), 环境温度是0-100 (), 装箱数是23