

反控版自动进样器 FLOM

产品名称	反控版自动进样器 FLOM
公司名称	赛智科技(杭州)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FLOM 型号:AS-11
公司地址	杭州市滨江区东冠路611号3号楼6楼
联系电话	13858172331

产品详情

as-11自动进样器是fлом公司原装进口的一款全新反控版自动进样器，采用最新的国际技术，具备了多重保护措施。操作简单的设计，灵活便捷的自动进样模式，可与国内外任何液相色谱兼容。赛智科技定制了as-11自动进样器的中文反控软件，所有操作均可通过软件实现。

特点：

- 1、外型典雅大方，结构简洁、紧凑、轻巧；
- 2、采用注入式的进样方法，简单便捷；
- 3、按x-y-z轴三个方向运动进样的样品处理系统；
- 4、每次分析完毕，任何时间都可进行管路清洗操作；
- 5、错误检测自动停止操作保护；
- 4、进样器控制软件vi201o，实现人机对话；
- 6、与各种液相色谱仪达到无缝兼容；

技术参数：

重复性	20ul定量环，相对偏差小于0.5%
样品盘规格	标准配置，可容纳50个1.5ml样品瓶的样品盘
清洗次数	1~9
进样速度选择	常规、快速两种选择
定量环	可更换的定量环，标准配置20ul(可选择，最大为5000ul)
	可变体积自动进样器配置 100ul (可选择，最大为5000ul)
清洗	清洗方式和清洗体积由程序设定
进样体积	1~100ul
每行进样次数	1~9次
分析时间	0.1~99.9min
工作温度	4 ~45 ，无冷凝水

压力	小于40mpa
保险丝	3at
电源	ac100~240v 50/60hz
尺寸	270*205*420
重量	13.7kg

vi2010操控软件操作：

- 1、在序列界面中设置自动进样器参数和进样序列；
- 2、用户可以对单针的清洗次数，进样量，分析时间，针数进行设置；
- 3、用户可以从1号瓶至50号瓶设置样品id，文件名，仪器配置文件；
- 4、仪器连上后，将会在界面仪器图上显示当前仪器参数（状态及当前瓶号和针数等）；
- 5、为保证进样顺利，必须在仪器状态为暂停状态（pause）时才可点击界面上的进样按钮。
- 6、进样操作完成。

本产品的加工定制是是，品牌是flom，型号是as-11，类型是自动进样器，测量对象是液相，规格是100ul进样器，控温范围是4 ~45 ，无冷凝水（ ），功率是ac100~240v50/60hz（w），尺寸是270*205*420（mm），重量是13.7kg（kg）