

# 吸毒通风柜、厨SW-TFG-12-15-18（外接为160mmPVC管）一级代理

产品名称	吸毒通风柜、厨SW-TFG-12-15-18（外接为160mmPVC管）一级代理
公司名称	郑州博科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:苏净 型号:SW-TFG-12
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9幢4层405室
联系电话	18037306062 15333715722

## 产品详情

注：如需开票，请与联系客服。（普票另加6个点，增票另加12个点）

sw-tfg型通风柜是用于实验室中，需要将有害气体排出，并对实验过程中需要清洗和排污的一种实验室常用设备。

### 一、工作原理

实验室内空气由顶部的低噪音离心式通风机吸入静压箱，经顶部pvc管均匀吹出（排出管接至室外），从而使原实验区内形成负压空气幕，去除工作区域内的原自然空气或有污染的空气，开机后五分钟既能达到并保持理想的空间，采用可调风机调节风量大小，方便型开关及电压旋钮，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

### 二、结构特点

箱体壳采用进口中纤压力防火板紧密结合，内壁均敷不锈钢及层孔台板，保证长期无锈蚀发生，面层电喷处理，表面光滑无尘，方便耐用。

### 三、技术参数

参数	sw-tfg12	sw-tfg15	sw-tfg18
排风风速	0.25~0.45m/s范围可调		
进水压力	>0.5pa		

最大功率	300w		
电源配置	ac 220v/50hz		
重量	<200kg		
外形尺寸	1200 × 750 × 1950mm	1500 × 750 × 1950mm	1800 × 750 × 1950mm
工作区尺寸	1030 × 700 × 600mm	1330 × 700 × 600mm	1630 × 700 × 600mm
说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。			

#### 四、安装使用

本设备使用地点应在环境较为清洁的工作室内，插上220v交流电源后，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后五分钟即可进行实施正常操作使用。

#### 五、维护

- 1、一般情况使用风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想风速时说明风管内积尘过多，要进行清理或更新。
- 2、更换风管或配件时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），注意排风管在室内部分的周边密封，绝对无渗漏现象发生。

#### 六、一般故障原因及排除方法

故障现象	原因	排除方法
总电源开关和不上，自动跳闸	1、风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。	1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。 2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻，修复绝缘故障部位。
风速较低	1、初效过滤器积尘过多 2、高效过滤器失效	1、清洗初效过滤器。 2、更换高效过滤器。
风机不转	1、接触器不工作 2、风机电源熔芯已熔断	1、检查接触器线路是否正确。 2、更换熔芯。
荧光灯不亮	1、灯管或继电器损坏 2、灯管电源熔丝已熔断	1、更换灯管或继电器。 2、更换熔芯。

本产品的加工定制是否，品牌是苏净，型号是SW-TFG-12，产品别名是通风柜，空气净化技术是吸附技术，功率是0.3（Kw），处理风量是0.25~0.45m/s范围可调（m<sup>3</sup>/h），适用领域是实验室中，需要将有害气体排出，并对实验过程中需要清洗和排污，规格是SW-TFG-12型通风柜,SW-TFG-15型通风柜,SW-TFG-18型通风柜，类型是通风柜，工作尺寸是1030 × 700 × 600mm