

## 单层玻璃反应釜 F-2L 品质保证

产品名称	单层玻璃反应釜 F-2L 品质保证
公司名称	巩义市英峪博研仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:玻璃反应釜 品牌:博研
公司地址	巩义市河洛镇英峪村
联系电话	64285002 13903857137

## 产品详情

【厂家直销】各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

咨询热线：0371-64285799 0371-64285002

技术咨询：13523578663

qq: 787774209

生产厂家：巩义市英峪博研仪器设备厂

厂家地址：河南省巩义市英峪工业园区

我们郑重承诺：本店所有产品非人为原因保修一年，终身维修

单层玻璃反应釜型号齐全有：1L、2L、3L、5L、10L、20L、

30L、50L、100L

## 欢迎致电咨询

产品展示：

产品介绍：

多功能反应器，是我公司在多年生产实践中，并吸收国内外先进经验技术，最新推出的系列多用途产品，本产品使用方便、外型美观、经济实惠，是现代化学、新材料合成试验的理想设备。

多功能真空恒温反应器由机械部分、变频调速器、加热部分和玻璃部分四大部分组成。机械部分的关键件、主立杆、底盘、外壳等均采用优质不锈钢制成，有良好的防腐性能，玻璃件全部用耐高温硼硅玻璃生产。

产品特点：

反应器瓶采用硼硅玻璃，有优良的物理化学性能，瓶体透明、可见反应液料。四氟搅拌浆，用于多种溶剂搅拌。电机运转平稳、力矩大、无火花。聚四氟乙烯组件密封、真空度高。恒温油（水）浴锅、控温准确。结构紧凑合理，操作方便。

使用说明：

- 1、将浴锅右侧电器后端电缆插头插入三线插座，三线插座应有地线接地。根据加热要求设定温度。
- 2、启动电机，先缓慢调整调速器旋钮，电机搅拌棒运转是否平稳，如有摆动，需重新调整校对电机轴和搅拌棒的同心度，调整准确，搅拌棒无摆动，方可进行运转工作。
- 3、打开浴锅右边电器盒开头;调整至合适温度后，进行加热才可进行反应试验。
- 4、反应试验完毕后，应关闭电源。
- 5、线标：l—相线（火线）

n—零线

d—地线

技术参数：

玻璃材质	gg-17
底板式主体支架	不锈钢
反应瓶容积	球形 2l
釜盖瓶口数	四口
釜体反应温度	-80-250度
真空度	0.098mpa
搅拌转速	0-800pm
搅拌轴径	8mm
电机功率	40w
加热功率	1.5kw
电压/频率(v/hz)	220v/50hz

功能配置：

调速方式	电子无极调速
转速显示方式	数字显示
锅内温度显示方式	数字显示
密封方式	四氟组件密封， $\phi$ 50法兰搅拌口
冷凝器	立式60*400mm，24#标口
滴加装置	250ml恒压漏斗24#标口
测温管	19#标口
收集装置	转接头带收集瓶
真空显示方式	真空表
搅拌连接方式	万向节连接
搅拌棒	描式不锈钢棒，外包四氟

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是博研，型号是F-2L，容积是2（L），电热功率是1.5（Kw），内锅尺寸是250\*140（mm），外径尺寸是320\*330\*1000（mm），电机功率是40（kw），搅拌转速是0-800（转/分），重量是25（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封