

旋转蒸发器RE-5003（50升）旋转蒸发仪，特价包邮

产品名称	旋转蒸发器RE-5003（50升）旋转蒸发仪， 特价包邮
公司名称	郑州华特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华特仪器 型号:RE-5003
公司地址	郑州市上街区新安东路160号院1幢406号
联系电话	15903695372

产品详情

【厂家直销】旋转蒸发器各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

旋转蒸发器：2l / 3l / 5l / 10l / 20l / 50l

咨询热线：13653852295 15903695372 0371-64285336

qq: 876934221 424525138

生产厂家：郑州华特仪器设备有限公司

地址：河南省巩义市英峪工业区园区

官网：www.huateyiqi.com www.huateyq.com

一、 用途和特点

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为：在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸发经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率。特别适用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

本公司旋转蒸发器集国内外同类产品之精华，积本公司成功实践经验，已形成2l、3l、5l、10l、20l、50l系列，产品设计循环高效、实用、经济原则。一切为用户着想。

re-5003 (50l) 旋转蒸发器特点：

- 1、变频调整，变频器进口，工作稳定可靠。
- 2、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。
- 3、采用高效冷凝器确保高回收率。
- 4、旋转瓶用螺母连接，便于装卸。
- 5、副冷凝器与收集瓶之间装有自动切换装置。收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷。可连续进料不停机回收物料。
- 6、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度。

7、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降。

8、结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件。玻璃件全部用耐高温高硼玻璃。橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换。

一、 主要技术参数

旋转瓶容积：50l

收集瓶容积：20l

旋转速度：0—140转/分（变频调速）

电机功率：250w

水浴锅功率：6kw

水浴锅升降：180mm

电源电压：380v/50hz

产品规格：

技	型号	re-1002	re-2002	re-5003
术 参 数	蒸发瓶 (l)	10	20	50
	收集瓶 (l)	5	5	5
	水浴锅功率 (kw)	2.5	3.2	5
	水浴锅控温范围 ()	室温—299	室温—299	室温—299
	到达真空 (pa)	< 399	< 399	< 399
	转速 (rpm)	0—110	0—110	0—110
	电机功率 (w)	120	120	120
	电压/频率	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
	外形尺寸 (mm × mm × mm)	1100 × 600 × 2200	1100 × 600 × 2200	1100 × 600 × 2200
功 能 配 置	氟橡胶密封			
	立式冷凝器			
	数字温控			
	数显转速			
	变频调速			
	防爆电机	/	/	
	防爆控制器	/	/	
	浴锅手动升降		/	
	浴锅自动升降	/		
	连续收集			
	真空截止阀			
	测温口			
	螺纹接口			
	下放料			
	冷阱			
ptfe隔套				
双收集				
三重冷凝器				

售前：

- (1) 设备型号的选择。
- (2) 根据客户的特殊要求，设计制造产品。
- (3) 为客户培训技术人员。
- (4) 本厂免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

售中：（1）产品的验收。

（2）协助客户拟订施工方案。

售后：（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。

（2）设备安装调试。

（3）现场培训操作人员。

（4）成套设备安装完毕后，留下专职技术人员免费协助客户现场生产，直到用户满意为止。

如需帮助请致电：0371-64285336，郑州华特仪器设备有限公司厂旨在为您提供更好的产品及最为经济合理的解决方案，我们的技术专家随时为您提供技术帮助，并希望与您建立长期的、追求更高价值的合作关系！

本产品的加工定制是是，品牌是华特仪器，型号是RE-5003，蒸发面积是见说明（m²），功率是40（KW），外形尺寸是见说明（m），重量是20（kg），用途是化工制药医用，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是U形管式，运动状况是内循环型