

不锈钢二分器 镀锌板二分器 密封形二分器 普通型二分器

产品名称	不锈钢二分器 镀锌板二分器 密封形二分器 普通型二分器
公司名称	南昌市力源矿冶设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:一分为二 物料运行轨迹:手动二分
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路125号
联系电话	13077997700 13970010122

产品详情

一、用途和性能

二分器是根据中华人民共和国国家标准gb-474-83《煤样的制备方法》中的规定设计的一种新型二分器，是缩分制样工作不可缺少的工具。

二分器由分样槽、分样斗、接样器、架子和簸箕组成，适用于煤、矿样或其他不均匀粒状物料的缩分取样分析，每组二分器分四种不同规格，分别使用于不同粒度的样品缩分。

此二分器结构合理，使用方便，具有多点缩分性能，有较强的代表性，可以大大提高制样的效率和质量。

二、规格

规格	格槽个数	格槽宽度 (mm)	缩分粒度 (mm)
1	16	32.5	< 13
2	18	15	< 6
3	24	7.5	< 3
4	32	5	< 1

三、操作

1、根据样品的粒度选择使用对应的二分器。

2、用簸箕将样品倒入二分器时，簸箕顶形成倾斜角，再沿分样斗的长度方向往复移动，使样品形成更多的缩分点，把盛有样品的簸箕从分样斗的一端移到另一端，就有与二分器格槽数量相同的缩分点，如再把簸箕移到原来的一端则缩分点增加一倍，如此往复两次，就可获得四倍于格槽数量的缩分点，

因此二分器是很均匀的，比人工堆掺四分法及其他的人工缩分方法更准确。

- 3、 有的样品由于破碎过筛形成的质量不均匀，初次缩分后，最好将二分器的两边样品合并起来重复再缩分一次，或者在缩分前稍加搅拌，以便得到缩分准确的效果，但在一般情况下，不必重复和搅拌。
- 4、 要控制加样速度，不宜过量，以免堵塞。
- 5、 一次缩分后的样品，仍多于要求时，可进行多次缩分，每次保留的样品，最好交叉地从两个接样器中取出。
- 6、 缩分完毕后，须将二分器的支架加于振动，以免存留样品。
- 7、 每次用完后，应擦拭干净，保持清洁。

本产品的加工定制是否，类型是一分为二，物料运行轨迹是手动二分，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,铝、锌等金属灰,药，品牌是力源，型号是XFB二分器，应用领域是化工,制药,选矿,煤炭,冶金，产品类型是全新，规格是16格槽镀锌板普通型,18格槽镀锌板普通型,24格槽镀锌板普通型,32格槽镀锌板普通型,16格槽不锈钢普通型,18格槽不锈钢普通型,24格槽不锈钢普通型,32格槽不锈钢普通型,16格槽不锈钢密封形,18格槽不锈钢密封形,124格槽不锈钢密封形,32格槽不锈钢密封形