

# 100WJJ-1精密增力电动搅拌器

产品名称	100WJJ-1精密增力电动搅拌器
公司名称	金坛市三和仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:三和仪器 型号:JJ-1
公司地址	江苏金坛市金坛市西环一路8号
联系电话	86-051982805822/82425822 13616135311

## 产品详情

### jj-1电动搅拌器

一、该机选用永磁式直流电机，具有增力功能。功能大，转速稳，连续可调，噪音小；小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高粘度的液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合搅拌大体积的样品；设有机械定时；搅拌棒采用不锈钢制成，耐腐蚀；另配控制箱，可远离工作台操作。为各大中院校、科研单位、化工等实验室搅拌各种液相化学反应提供一项不可缺少的基本设备。二、技术指标：

- 1、功率(w): 25-300w
- 2、调速范围(rpm)：起动-3000 无级调速
- 3、定时范围(min):0-120
- 4、外形尺寸(cm)长 \* 宽 \* 高:41 \* 33 \* 65

注：客户应根据自己的需要选择不锈钢搅拌棒或四氟搅拌棒。如要求增加数显测速，请说明。

三、使用维护及注意事项：1、将零部件安装完毕，根据要求调整好高度。

- 2、接通电源，选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。调节调速旋钮，升至所需转速（调速应从低速向高速慢慢启动），即可工作。
- 3、如果使用三角烧瓶搅拌，将搅拌棒对准中心，然后再开机搅拌。
- 4、如发现搅拌不同心，搅拌不稳的现象，请调整支紧夹头，使搅拌棒同心。
- 5、操作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”，关闭电源开关，切断电源。

6. 将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。

等单位，是现代化实验

序号	名称	型号	单价	主要技术参数
1	25w电动搅拌器	jj-1	380	定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速
2	40w电动搅拌器	jj-1	400	定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速
3	60w电动搅拌器	jj-1	460	定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速
4	90w电动搅拌器	jj-1	500	定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速
5	100w电动搅拌器	jj-1	520	定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速
6	160w电动搅拌器	jj-1	860	定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速
7	200w电动搅拌器	jj-1	1080	定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速
8	60w数显电动搅拌器	jj-1	760	采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩 120分定时任意调选,并数显转速
9	90w精密定时数显电动 搅拌器	jj-1	790	采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩 120分定时任意调选,并数显转速
10	100w精密定时数显电 动搅拌器	jj-1	820	采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩 120分定时任意调选,并数显转速
11	160w精密定时数显电 动搅拌器	jj-1	1160	采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩 120分定时任意调选,并数显转速
12	200w精密定时数显电	jj-1	1380	采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩

	动搅拌器			120分定时任意调选,并数显转速
13	六联电动搅拌器	jj-4	2800	无级调速,配置升降架,搅拌强粘度,同步(异步加300元/台)
14	数显六联电动搅拌器	jj-4a	3100	数显测速,无级调速,配置升降架,搅拌强粘度,同步(异步)
15	磁力加热搅拌器	78-1	280	无级调速,起动~2000转/分,电机功率:25w,加热功率:15
16	磁力加热搅拌器	79-1	380	无级调速,起动~2000转/分,电机功率:40w,加热功率:20
17	双向磁力搅拌器	78-2	380	无级调速,起动~2000转/分正反自动交换,加热功率150w,也
18	双向磁力搅拌器	79-2	480	无级调速,起动~2000转/分正反自动交换,加热功率200w,也
19	磁力搅拌器	8s-1	220	搅拌1000ml以内不同器具,速度可调
20	恒温磁力搅拌器	78hw-1	420	无级调速,起动~2000转/分,电子控温室温~100 ±1.0,整
21	恒温磁力搅拌器	79hw-1	440	无级调速,起动~2000转/分,电子控温室温~100 ±1.0,整
22	恒温磁力搅拌器	85-2	480	(表头显示)室温~100 ±1.0,无级调速
23	大功率搅拌器	dj-1	880	电机功率60w,可以搅拌10000ml,不锈钢工作台,面积300×3
24	集热式磁力搅拌器	df-1	980	起动~2000转/分,整机功率:960w 室温~300,精度±1,
25	恒温磁力搅拌器	hj-3	580	(数显表头显示)室温~100 ±1.0,无级调速
26	多功能搅拌器	hj-5	960	具有磁力,电动搅拌双重功能
27	二联磁力搅拌器	cjj-931	500	搅拌容量2×1000ml,加热功率2×150w,调速起动~2400转/分
28	四联磁力搅拌器	cjj-931	860	无级调速,起动~2000转/分,可同步搅拌也可单独,搅拌容量

29	四联恒温搅拌器	cjj-931	1680	速度可调至2400转/分，可同步搅拌也可单独工作，精度： $\pm 1$
30	六联磁力搅拌器	cjj-931	1080	无级调速，2000转/分，可同步搅拌也可单独工作，加热功率
31	六联恒温搅拌器	cjj-931	1800	室温 $\sim 100 \pm 1.0$ ，无级调速，可同步搅拌也可单独，搅拌容
32	八联磁力搅拌器	cjj-931	1800	无级调速，起动 $\sim 2000$ 转/分，可同步搅拌也可单独工作，功率

本产品的加工定制是是，品牌是三和仪器，型号是JJ-1，类型是物理教学仪器，材质是不锈钢（四氟）搅拌棒，测量范围是0-3000转/分，适用范围是工业、农业、化工行业、食品卫生、环保和教育行业的实验室和化验室常用工具。，定时是120分钟