

# 离心机800 管式离心机

产品名称	离心机800 管式离心机
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:管式离心机 结构类型:台式
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

## 产品详情

800电动离心机的产品详细介绍 一、简述:系列化电动台式离心机具有外型美观、含量大、体积小、重量轻、噪声低、振动小、定时控制等优点。可供血浆、血清、尿素及疫苗制造等离心沉淀分离用。

二、主要参数:

型号	电源	功率	最高转速	转速控制精度	最大离心加速度	容量ml*支	噪声	定时
	v	w	转/分	转/分	速度g		db	
800	ac220	25	4000	200	1800	20*6	70	0-60分 ± 10 %
80-1		40	4000	200	1800	20*6		
80-1s		200	4000	200	1800	20*6		
80-2		100	4000	200	1800	20*12		
80-2s		200	4000	200	1800	20*12		

yxj-2	80	8000	200	7000	1.5*6		
tgl-16	80	16000	200	17180	1.5*12		

### 三、使用说明：

- 1、本机采用三眼安全插座，使用前应接受地线，工作时，应将本机放置在平整而坚固的台面上。
- 2、首先查看定时器旋钮，应在“0”位置，然后接通电源，开电源开关，指示灯亮。
- 3、具体操作必须按如下步骤：
  - a、打开盖板，小心地将试样放置于离心护管内。注意：对称的离心护管内必须放入同样重量的试样，其重量偏差不大于1克。
  - b合上盖板，调节速度至所需值。
  - c将定时器旋至所需的时间值（“on”为常闭位置），定时器一离于“0”位置，转盘即开始旋转，离心机工作。
  - d工作一定时间后，定时器回复到“0”位置，转盘停止旋转，离心机停止工作。本机使用完毕后，关闭开关，将本机置于干燥、通风阴凉处，并保持其清洁。

### 四、注意事项：

- 1、该机采用串激式电动机，其碳刷一般约用500小时左右，应及时调换，以免碳刷磨光后，整流子被磨损。
- 2、该机出厂噪音标准为低于70分贝（具离心机1米处进行测定）。
- 3、每组塑料护管重量偏差应不大于0.2克，一般在护管产生损坏后，应及时调换，可采用一组同时调换或对称二根一起调换的方法，以尽量缩小其偏差现象。
- 4、在操作时，对称二根玻璃试管（包括化验容液）重量和长度应相等，如偏差较大就会产生晃动。
- 5、旋盘应避免碰到强酸、碱而产生腐蚀。
- 6、作为整机产品，应经常注意保养。

本产品的加工定制是否，类型是管式离心机，结构类型是台式，布局形式是立式，适用对象是沙子、泥土、石油，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是低速离心机，品牌是金坛，型号是800，电机功率是0.3（kw）（kw），外形尺寸是26（mm），重量是5（kg），应用领域是化工、石油、医用、制药，转鼓直径是25（mm），转鼓转速是4000（r/min），装料限量是120MI，产品类型是全新，用途是实验用，自动化程度是全自动