

# 高速台式电动离心机TGL-16C

产品名称	高速台式电动离心机TGL-16C
公司名称	金坛市城东新瑞仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管式离心机 结构类型:台式
公司地址	金坛市通达路1-3号
联系电话	86-051982311664 13776388950

## 产品详情

### 一、产品简介：

台式离心机属常规实验室用离心机，广泛应用于生物、化学、医药等科研教育和生产部门。高速台式离心机最高转速16000r/min，适用于微量样品快速分离合成，如：核酸杂化。

### 二、技术指标：

型号	最高转速	最大相对离心力	容量	定时	噪声	功率
yxj-2	16000r/min	17000g	0.5ml × 12 1.5ml × 12	0 ~ 60min	<70db(a)	>250w
tgl-16	16000r/min	17000g	1.5ml × 12 0.5mlx12	0 ~ 60min	<70db(a)	>250w
tgl-16c	16000r/min	17000g	7ml × 8 1.5ml × 12	0 ~ 60min	<70db(a)	>250w

### 三、安全须知

1. 开机时若发现电源指示灯不亮，应立即停机检查。
2. 严禁在未装转头的情況下空载运行。
3. 运行之前应检查转头有无腐蚀损伤。
4. 当转头运行时不要开启离心机盖，不要接触正在运行的转头。
5. 严禁转头在装载不平衡的状态下运转。

### 四、使用说明：

1. 离心机的工作台应平整坚固。工作间整齐清洁，干燥并通风良好。
2. 接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。
3. 关电源开关。
4. 开启离心机盖，将内腔及转头擦干净。
5. 装放称量一致的试管。
6. 关闭离心机盖。
7. 设? 去薄?
8. 合上电源开关。
9. 调节调速旋钮，升至所需转速。
10. 每停机前必须将高速旋钮置于最小位置“定时器”置“零”，关电源开关切断电源。
11. 擦拭内腔及转头，关闭离心机盖。

### 五、维护和保养：

1. 离心机盖上不要放置任何物件。每次使用完毕，务必清理擦拭内腔及转头，盖好离心盖，防止灰尘、污物进入。
2. 离心机若较长时间未使用，应将离心机盖开启一段时间，干燥内腔。
3. 电机的碳刷在使用3000小时后，应及时更换，以免磨损整流子。

本产品的加工定制是是，类型是管式离心机，结构类型是台式，布局形式是卧式，适用对象是液体，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是新瑞，型号是TGL-16，电机功率是0。

2 (kw) , 外形尺寸是270X230X240 (mm) , 重量是5 (kg) , 应用领域是化工,制药,石油,水处理,其它 , 转鼓直径是80 (mm) , 转鼓转速是0-16000 (r/min) , 装料限量是0.5MLX121.5MLX12 , 产品类型是全新 , 用途是实验用 , 自动化程度是全自动