

# YKZ型全自动翻转式振荡器

产品名称	YKZ型全自动翻转式振荡器
公司名称	金坛市瑞华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞华 型号:YKZ
公司地址	金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982535066/82535077/82535088

## 产品详情

YKZ型全自动翻转式振荡器产品简介：

中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）与《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》（HJ/T300-2007）规定设备。

翻转式振荡器：固体废弃物浸出毒性浸出设备（TCLP）翻转法 中国国家标准5085.3-2007（HJ/T299-2007）规定设备 中国国家标准GB16889-2008（HJ/T300-2007）规定设备 美国EPA方法1311选用设备。

含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中，遇水浸沥，使其中的有害物质迁移转化，污染环境。浸出实验是对这一自然过程的野外或实验室模拟。当浸出的有害物质的量超过相关法规所提出的阈值时，则该废物具有浸出毒性。固体废弃物的浸出毒性鉴别是危险废物的判定依据，也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节。

产品规格：

型号	瓶数	瓶规格	可调转速	电源要求	温度	尺寸	重量
YKZ-04	4	2L广口	0-60r/min或 30 ± 2r/min	ac 220v	室温-65	308x530x700mm	40kg
YKZ-06	6	2L广口	0-60r/min或 30 ± 2r/min	ac 220v	室温-65	397x530x700mm	50kg
YKZ-08	8	2L广口	0-60r/min或 30 ± 2r/min	ac 220v	室温-65	405x530x700mm	60kg
YKZ-10	10	2L广口	0-60r/min或 30 ± 2r/min	ac 220v	室温-65	414x530x700mm	80kg

YKZ-12	12	2l	30 ± 2r/min 0-60r/min或 30 ± 2r/min	ac 220v	室温-65	1400x530x700mm	100kg
--------	----	----	--	---------	-------	----------------	-------

#### 翻转式振荡器主要技术参数：

- 1、符合标准hj/t 299-2007和hj/t 300-2007的要求。
- 2、适用于固体废弃物中无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出毒性鉴别。
- 3、翻转振荡器可连续工作18小时以上。
- 4、转速：30 ± 2r/min，能适应长时间大负荷运转。
- 5、与样品有接触的装置表面由不能浸出或吸收样品所含成分的惰性材料制成。
- 6、翻转振荡器可放置2l玻璃瓶、pe瓶、teflon瓶和zhe零空间式萃取容器。

#### 产品技术特征：

种类：4，6，8，10及12瓶等；

材质：全不锈钢结构；

转速：每分钟0-60转数显可调，精确到 ± 1转/分；出厂设定为30转/分；

翻转方式：正转2分钟停5秒，再反转2分钟停5秒，如此往复。也可以设定不间断正转；

时间设定：分钟、小时任选，0-24小时任意设定，精确到分钟；

温度设定：室温-65，根据需要任意设定，精确到 ± 0.5；

操控方式：微电脑控制，按键操作，液晶面板显示；

安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过负载保护装置；

适用容器：2l的pe瓶、玻璃瓶、ptfe瓶、teflon瓶及zhe容器；

可选配件：萃取容器、高压过滤器系统、浸出液采集装置、浸提剂输送装置、微孔滤膜等。

#### 十大优势：

- 1、全封闭的护罩，是您安全的保障。
- 2、活动推拉门，装卸瓶轻松自如。
- 3、开关连锁，清晰明了；微创开关，确保误动作安全。

- 4、全不锈钢制作，超常的使用寿命和非常的稳定性能。
- 5、有机玻璃视窗，翻转状态一目了然。
- 6、温度设置恒定，震荡效果最佳。
- 7、上扣下托，样品瓶固定完美。
- 8、独具匠心的防渗液微孔，即使溶液渗漏整机正常工作。
- 9、高科技的转速调节数显，正转、反转、正反转，高速、低速运转自如。
- 10.一流的刹车装置，72小时的连续翻转无故障，同类产品中的佼佼者。

本产品功能齐全、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、噪音低。

适用范围：环境监测、科研机构、高校实验室、化工厂、厂矿、农科院、危险废物处理站、林业部门、食品及药品分析、海关等。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞华，型号是YKZ