

# 集热式磁力搅拌器 数显恒温 DF-1(DF-101S) 磁力搅拌水浴锅油浴锅

产品名称	集热式磁力搅拌器 数显恒温 DF-1(DF-101S) 磁力搅拌水浴锅油浴锅
公司名称	金坛市城东宏业实验仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏业仪器 型号:DF-1DF-101S
公司地址	江苏 金坛市 朱庄B区17号202
联系电话	051982792327 13901490897

## 产品详情

101s\df-1集热式磁力搅拌器特点及用途：

- 1、具有数显恒温搅拌油浴锅或者数显恒温搅拌水浴锅的双重功能，选择使用水浴、油浴加搅拌多用方式均可。
- 2、采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。
- 3、由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。
- 4、可在密闭的容器中进行搅拌调混工作，结构合理，选材优良。
- 5、经过技术人员的不断改进，从根本上解决了关于球形烧瓶进行真空反应，加压反应的长时间搅拌，加热恒温的问题。
- 6、本仪器采用了集热式加热法，被加热溶液完全处于均匀强烈的热辐射中，加热速度快，节省能源，深受广大用户的好评。

二、df-1/df-101s集热式磁力加热搅拌器技术参数：1、调速范围(rpm):0 ~ 2600

2、搅拌功率：60 w

3、控温范围;常温-300 数显控温

4、控温精度：±1 5、加热功率(w):600 6、工作尺寸(mm): 200 × 130 7、搅拌容量：2000 ml8、可水浴、油浴、搅拌

### 三、df-i/df-101s型-数显集热式磁力搅拌器使用方法：

接通电源，准备就绪，打开不锈钢容器盖，将盛杯放在不锈钢容器中间，往不锈钢容器中加入导热油或硅油至恰当高度。开启电源开关，指示灯亮，合上加热开关、温度数字显示灯亮，此时显示数值为锅内实际温度。要搅拌的话，将搅拌子放入盛杯溶液中，将调速电位器按顺时针方向旋转，转速由慢到快，调节到要求转速为止。如工作中搅拌子出现跳子现象，请关闭电源后重新开启，速度由慢至快，调节使之恢复正常工作。

#### 设定温度：

按set键下排数码管数据闪动（上排正常测温）表示仪表进入温度设定状态，按 键设定值增加，按 设定值减小，持续按增加键或减少键设定值会快速变化，再按一下set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。

### 四、df-i/df-101s数显集热式磁力搅拌器使用注意事项：

- 1、为确保您的人身安全，请使用三相安全插座，使用时必须妥善接地。
- 2、仪器使用应保持整洁，长期不用应切断电源，关闭开关以免发生意外。
- 3、不锈钢容器没有加入导热油时，请千万不要开启加热开关，以免电热管及恒温表损坏。
- 4、锅内竖着一根金属管为温度传感器，请不要碰撞，以免温度失灵；油的最底面必须保证将加热管和传感器浸泡在油中。
- 5、用本仪器前请仔细阅读说明书，以免造成不必要的麻烦。

图片均为实物拍摄：

本产品的加工定制是是，品牌是宏业仪器，型号是DF-1DF-101S，产品适用范围是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。，测量范围是室温-300，电源是220，工作电压是220V（V），外形尺寸是43X37X36，重量是12（kg）