

溶出取样收集系统ADFC12AD

产品名称	溶出取样收集系统ADFC12AD
公司名称	河南省泰斯特仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天大天发 型号:ADFC12AD
公司地址	郑州市金水区南阳路324号院2号楼6层627号
联系电话	13683826528 13903838791

产品详情

adfc12ad溶出取样收集系统

系统由两台rc12a溶出试验仪、rzq-12d取样收集系统组成，一次可进行12杯的溶出试验，可准确、自动地完成药物的溶出和取样。

技术指标

溶出转速：25 ~ 250转/分 \pm 1转

溶出温度：5（室温）~ 45 \pm 0.3

取样通道：8

最多取样次数：8

最长取样间隔：99小时59分钟

最小取样间隔：首次1分钟，其余4 ~ 6分钟（视取样量与是否补液而定）

连续工作时间：99小时59分钟 \times 8

取样过滤周期：< 30秒

取样量（或补液量）：1ml ~ 10ml

取样精度： \pm 2% 当取样量为5ml时各通道平均值

过滤孔径：初滤为孔径10 μ m聚乙烯过滤头

次滤为 25mm注射式过滤器，

孔径可达0.22 μ m

取样点位置：在桨叶或转篮顶端至液面的中点，距溶出杯内壁10mm处

预留通讯接口，可通过数据线或局域网与上位机通讯

根据用户需求有偿提供3q文件和3q验证服务

性能特点

溶出仪具有12杯12杆，可同时进行两批次溶出试验。

溶出杯和转杆自动对中心，便于装卸和使用。

溶出仪机头电动升降。

取样系统与收集系统分体设计。

取样系统采用精密玻璃注射器作为取样动力。

采用12通道高精度、高化学稳定性阀体。

高化学稳定性的聚四氟乙烯管道具有优异的抗吸附性能。

实验前过滤器浸润技术，减少吸附。

取样前的回液循环技术及取样后管路排空技术避免了交叉污染。

具有等量补液功能。

具有12通道各自独立的管道系统。

取样双级过滤，初过滤为10 μ m的孔径柱状滤头，次滤可根据实际需要选择不过滤或0.8 μ m/0.45 μ m/0.22 μ m孔径的 25mm注射式过滤器。

16位试管架，最多可放置96个试管。

取样试管配有硅橡胶密封帽，防止样品蒸发与污染。

采用液晶显示屏（lcd 4 × 15 汉字），中文菜单提示，仪器操作简便。

清洗过程中可更换清洗溶液，使管路清洗更彻底。

密码开机功能，有助于仪器使用管理。

溶出取样收集系统符合国内外药典对药物溶出与取样的要求。

本产品的加工定制是是，品牌是天大天发，型号是ADFC12AD，类型是溶出取样收集系统，精密度是符合药典（%），工作电压是220（V），装箱数是1