

HDM-250数显调温电热套

产品名称	HDM-250数显调温电热套
公司名称	上海诺顶仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:金坛荣华 型号:HDM-250
公司地址	沪太路1128号180室
联系电话	13601692700 13761302471

产品详情

hdm-250c数显调温电热套

技术参数：

加热功率：200-1200w

控温范围：室温-300 （微显）

工作容量：250-5000 ml

用途：

数显恒温电热套是为配合学校、工厂及科研单位的使用而在kdm型，zht型的基础上又研制开发

的一种新型产品。

本产品造型美观、占用空间小、功率大、容量大，有3000ml、5000ml、10000ml、20000ml等几种规格。不但适合实验室使用，而且能够直接用于工厂生产、加工产品，是一款使用范围广泛、功能强大、成本低廉、不可多得的换代新产品。本产品除具有dht型磁力加热搅拌电热套的相同优点外，还具有温度调节操作简便易行；温度控制显示直观、控温精度高；经久耐用、一机多用等优点。

可单独搅拌，可单独加热，还可搅拌加热同时进行。是目前实验室、工厂、科研单位最为欢迎的产品。

注意事项：1.仪器应有良好的接地。

2.第一次使用时，套内有白烟和异味冒出，颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象，因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物，应放在通风处，数分钟消失后即可正常使用。

3.3000ml以上电热套使用时有吱-

吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关，可放心使用。

4.液体溢入套内时，请迅速关闭电源，将电热套放在通风处，待干燥后方可使用，以免漏电或电器短路发生危险。

5.长期不用时，请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。

6.请不要空套取暖或干烧。

7.环境湿度相对过大时，可能会有感应电透过保温层传至外壳，请务必接地线，并注意通风。

8.若因产品或此说明书所涉及的产品因改良而至此说明书的内容有异时，恕不另行通知。

操作方法：

1、加热时，首先连接好传感器接线（红端对红端，否则接反），

2、将传感器金属的端部，放在待测液体或者粉末中。

3、然后打开加热电源开关，点击set键及方向键<及增减键，设置在60。观察数显表指示。

4、再点击set键及方向键<及增减键，设置您所需要的温度。

达到所需温度后即自动恒温控制。

本产品的加工定制是否，品牌是金坛荣华，型号是HDM-250，最大电压是220（V），功率是200-1200W（W），额定温度是室温-300（微显）-（ ），主要用途是可单独搅拌，可单独加热，还可搅拌加热同时进行