

数显粘度计 上海上天

产品名称	数显粘度计 上海上天
公司名称	杭州雄发仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海上天 型号:NDJ-5S
公司地址	中国 浙江 杭州市 中山中路402号
联系电话	86-0571-87062789 15888835757

产品详情

产品详细介绍

一、特点和用途

ndj/snb型系列数字显示粘度计在智能化的控制下，是目前较先进的

一种液体粘度测量仪器，它能自动完成液体粘度值的测量工作，用直观的显示屏输出结果。仪器具有便捷、稳定、测量精度高等特点。可以用于液体的粘性阻力和液体的绝对粘度的测量。适用于油脂、油漆、化妆品、食品、塑料、胶粘剂等各种液体的粘度测量。

型号	测量范围 cp	测量误差 (牛顿液体)	转子速度r/min	电源	外箱尺寸 m
ndj-5s	10-1 × 10 ⁵	± 5%	6r,12r,30r,60r/min	220v ± 10% 50-60hz	0.3 × 0.3 × 0.4

二、主要技术指标

备注：如测 < 10cp粘度，要另外增配0号转子

三、安装（参照总示意图后按下列步骤进行）

- (1) 从包装箱中取出支架，支柱，保护框架等。手柄组件并旋入主机上。
- (2) 从支柱装入支架圆孔中，保护支架开口方面向操作者，支柱上齿条向后，用扳手将m12螺母旋紧。
- (3) 转动升降架上的旋钮，检查升降夹头的灵活性，发现过松或过紧的现象可用螺丝刀调整升降后部螺钉，使之能上下升降，偏紧为宜，以防止粘度计产生自动坠落情况。
- (4) 把粘度计装到升降架上，用紧定螺钉拧紧，将仪器下方连接螺杆上的米黄色盖帽取下，放好备用。（米黄色盖帽起到保护作用，长期不用或运输时，务必请将米黄色盖帽盖上）
- (5) 调节二个水平调整脚，直至粘度计的水泡在中央位置。
- (6) 如有打印机，请安装到rs232接口。（用户选配，才具备此接口）
- (7) 确定粘度计的电源开关置于off状态，接通电源。

四、各键功能

停止	电机停止转动	打印	打印功能选择
----	--------	----	--------


转速	电机转速选择	测量	开始测量（电机开始转动
----	--------	----	-------------

转子	转子选择，并可得知所选择用转子在当前转速下可测的最大粘度值		
----	-------------------------------	--	--

五、屏幕内容介绍

- 1、开机后屏幕显示原来机内储存的转速和转子号和相应的最大测量值。
- 2、根据测量需要，调换转子和速度进行测量。

例：

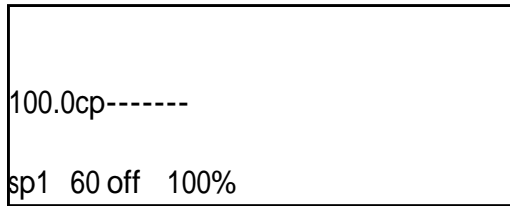

100.0cp-----
sp1 60 off 100%

sp1—表示1号转子（sp2表示2号转子，以此类推）。

60 off—表示电机所选速度为每分钟60转，电机处于停止测量状态（如屏幕显示60 rpm，表示电机处于运行状态）。

100.0cp—表示在所选的速度和转子的组合下最大可测量粘度范围。

cp—表示粘度单位，cgs制显示为cp，其与s1制mpa.s的换算关系为1cp=1mpa.s、100cp=1p、1000mpa.s=1pa.s。

100%—为机内扭矩百分比，测量时会自动改变扭矩百分比。

本产品的加工定制是否，品牌是上海上天，型号是NDJ-5S，类型是数字粘度计，测量范围是10-100000（MPa . s），准确度是±5%，装箱数是1