

氮氢空发生器 北京安筒

产品名称	氮氢空发生器 北京安筒
公司名称	深圳市福田区铭川仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:北京安筒 型号:NHAA-300
公司地址	广东深圳市宝安区大浪街道下岭排工业区
联系电话	86 755 29450117 18926027786

产品详情

适用范围：适用于国内外气相色谱仪 品牌：scdeall
加工定制：否/现货

仪器规格和参数

	nhaa-300			nhaa-500		
	纯度%	工作压力mpa	流量ml/min	纯度%	工作压力mpa	流量ml/min
氮气	99.999	0-0.4	0-300	99.999	0-0.4	0-500
氢气	99.999	0-0.4	0-300	99.999	0-0.4	0-500

空气	-	0-0.4	0-1500	-	0-0.4	0-2000
电源电压	交流220v ± 10% ; 50hz ± 5%					
环境温度	0-40 ; 相对湿度 85%					
环境条件	无大量粉尘及腐蚀性气体					
最大功率	350w			450w		
外形尺寸	430(l)x500(w)x420(h) (单位 : mm)					
仪器重量	46kg			48kg		
备注	纯度相对含氧量而言					

工作模式：持续工作

仪器特点：

氮氢空发生器主要用于气相色谱仪配套的气源产品，在石油、化工、**、环保、食品、商检、科教、医药技术等领域广泛应用，适用于agilent,shimadzu,thermo等市场上主流的进口和国产气相色谱仪。氮氢空发生器是由氮、氢、空发生器的单机合理的组合体。氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统和净化系统组成。电解氢是采用先进的膜分离技术，由红外光电装置控制压力，可使氢气的产量按需量自动调整，维持压力稳定，氢气发生器内置防止返液装置，可有效防止返液，可连续或间断使用，产气稳定，纯度不易衰减；有过压保护装置，安全可靠。氮气发生器主要由电解系统和净化系统组成。电解氮是采用物理吸附法和电化学分离法相结合的方式，采用贵金属作为催化剂直接从空气中提取高纯氮气。氮气发生器内置防止返液装置，可有效防止返液。可连续或间断使用，产气稳定，纯度不易衰减，安全可靠。低噪音空气泵主要由空压机、压力控制系统和气体净化系统组成，空气经过多元净化和双级稳压处理；输出压力稳定，空气纯净；自动控制，操作简便。

本产品的加工定制是否，品牌是北京安简，型号是NHAA-300