

华恒机械供应实验筛 试验筛 分析筛 检验筛

产品名称	华恒机械供应实验筛 试验筛 分析筛 检验筛
公司名称	新乡市华恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华恒 型号:HH-200
公司地址	中国 河南 新乡市 获嘉大呈工业区
联系电话	86 373 4552222 13503734000

产品详情

新乡市华恒机械设备有限公司

hh-200检验筛

一、概述

我公司是集研发、生产和销售为一体的民营股份制实体企业，主要生产hh系列振动机械（hh系列振动筛分过滤机、振动给料机、振动料斗、螺旋输送机以及各种矿业振动设备等）。hh-200型检验分析筛广泛应用于实验室、质检室等部门进行颗粒、粉类物料粒度分布测定，产品杂质含量，液体固体物含量的测试分析。产品结构紧凑、噪音低、效率高、粒度准确等特点突出，采用华恒机械新型动力发生器，产生多元高频振动，对物料进行高效筛选、测定。同时可根据不同物料来通过电子延时器实现不同的工作时间，把检验误差降到最低程度，保证样品分析数据的一致性，对产品做精确判断。

二、设备简介

hh-200型检验分析筛（又称实验筛、检验筛）是集粉粒分级、液体过滤为一体的标准分析筛；实用于实验室、质检室，对颗粒、粉类物料进行粒度结构精确分析、液体固形物含量的测试分析，具有噪音低、效率高，精度高等特点。

原理：采用新式振动电机产生水平、垂直、倾斜的三次元振动，再把这种振动传递给标准分析筛具及物料面从而优良分级。

三、部件名称

四、技术参数：

序号	名称	单位	数据	
1	标准筛具	层	8	
2	筛具直径	mm	200、100、75	
3	筛分粒度	mm	0.038-3	
4	噪音	db	50	
5	投料量	g	200	
6	振幅	mm	5	
7	电机	电压	v	220
		转速	r/min	1420
		功率	kw	0.125
8	外形尺寸	mm	360 × 300 × 736	
9	整机质量	kg	25	

五、使用方法：

- 1、根据被检物料及相应的标准来确定要选用的标准筛具。把标准筛具按孔径从小到大，从下到上依次叠放到托盘上，由凹槽或定位螺丝对标准筛具进行定位。
- 2、把被检物料放入最上端的标准筛具里，盖上标准筛具上盖、压板。然后用套在丝柱上的圆手柄压住压板，旋紧丝柱上的圆手柄来压紧标准筛具。（注意两侧要用力一致，然后用紧定螺丝锁紧。）
- 3、把定时器开关调节在相应需要的位置。然后打开电源开关，分析筛开始工作。
- 4、标准分析筛工作停止后，旋开丝柱上的圆手柄，移开上盖、压板，小心取走标准筛具。

5、 切断电源。

六、注意事项：

- 1、 标准分析筛要求水平放置。
- 2、 确认电源和要求相符。并确保接地。
- 3、 振动部分不能与其他物体接触。
- 4、 必须由凹槽或定位螺丝对标准筛具进行定位。

七、订货服务：

选型及定货时应注明筛具层数、网孔规格、物料名称、入料粒度、材质等。另外我公司可根据要求定做各种型号。

新乡市华恒机械设备有限公司

免费咨询电话：400-6592-123

本产品的加工定制是是，品牌是华恒，型号是hh-200，产品规格是hh-200，外形尺寸是自选（mm），重量是30（kg），产品用途是粒度范围、精度检测