

氮气真空气氛炉

产品名称	氮气真空气氛炉
公司名称	上海微行炉业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MICRO-X微行炉业 型号:MXQ1100-20
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号第二幢一层-A157
联系电话	021-51061222 15026959022

产品详情

氮气保护炉厂家直销

适用行业：稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造、金属热处理等行业进行真空烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、cvd实验、物质成分测量等。

适用客户：全国知名高校、知名企业、知名科研单位等。

合作客户：高校有：清华大学、复旦大学、同济大学等；知名企业有：天宇集团、吉阳集团

成都登特牙科技开发有限公司等；科研单位有：中国航天六院、中国科学院金属研究所、四川材料与工艺研究所等。

产品名称	氮气保护炉		
型号	mxq1100-20	mxq1100-30	mxq1100-40
工作尺寸 (mm)	深200*宽150*高150	深300*宽200*高200	深400*宽300*高300

容 积 (l)	4.5	12	36
设备功率 (kw)	3	4	9
工作电压 (v)	220	220	380
极限温度 ()	1100 运行时间 1小时		
常用温度 ()	100-1050 以内连续工作		
加热元件	电阻丝 (ocr27ai7mo2)		
保温材料型号	1430型氧化铝微晶体纤维材料		
热电偶型号	k型		
温控段数	50段		
控温精度	± 1		
升温速率	室温-300 : 10 /min ; 300 -1050 : 20 /min		
温度控制方式	自动pid调节		
炉门结构	侧开式		
壳体结构	双层, 内外壳间风冷		
外壳温度	60		
标 配	耐高温手套, 坩埚钳, 高温垫砖		
选 配	坩埚, 真空泵, 泄压阀, 流量计, 数据导出仪表, 豪华型触摸屏仪表		

非标定制	根据客户需求，定制不同尺寸的实验电炉
质 保	整机保修一年，相关耗材除外（垫板及加热元件除外）
厂务环境	<ol style="list-style-type: none"> 1、室内使用； 2、海拔不超过1000米； 3、环境温度在 $\pm 5 - 45$ 范围； 4、周围环境的相对湿度不超过85%； 5、炉子周围无导电尘埃、爆炸性气体及能严重破坏金属和绝缘腐蚀性气体。
安全保护	<ol style="list-style-type: none"> 1、电炉第一次使用或长期停用后再次使用时，须进行烘炉，否则容易造成炉膛开裂。 2、经常保持清洁，定期检查电炉接线是否接触良好。 3、电炉使用时，炉温不得超过额定温度，以免损坏加热元件。禁止向炉内灌注各种可溶解的金属。 4、在工作过程中，一般在300 以下，升温速率不宜过快，由于刚开始升温时，炉膛是吸收大量的热量。
售后服务	<ol style="list-style-type: none"> 1、客户的技术疑问，我们承诺在5个小时内处理完毕。 2、返厂维修的设备我们承诺在3个工作日内出具检测结果，10个工作日内完成维修，特殊情况，酌情处理。 3、设备返给客户后1周之内对用户进行回访，并提供相关技术的免费咨询。
友情提示	<ol style="list-style-type: none"> 1、为了设备正常使用寿命，请不要长期运行于极限温度。 2、在收货时仔细清点核对货物及配件数量，以免少发漏发给您带来不便。

上海微行炉业（氮气保护炉部门）温馨提示全国客户：

来访提示： 外地来访客户请提前告诉业务人员，您到达的时间与站点，我们将安排车辆接送。

来样试验： 欲试烧的客户，请联系我司试验中心，并将样品及烧制要求交与试验人员。 非标定制： 我司提供不同尺寸，不同要求的非标高温氮气保护炉定制服务。 经销合作：

若有意经销我司产品，请与我司渠道部人员联系。

本产品的加工定制是是，品牌是MICRO-X微行炉业，型号是MXQ1100-20，别名是氮气真空气氛炉，适用范围是稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造、金属热处理等行业进行，炉膛最高温度是1100（ ），工作温度是1000（ ），工作室尺寸是深200*宽150*高150（ mm ），类型是真空炉，产品参数是请加QQ索取：1652194591，产品价格是请来电索取13262233729