

# 真空干燥箱 宏旺

产品名称	真空干燥箱 宏旺
公司名称	宁波高新区宏旺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏旺 型号:HW-6020
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站
联系电话	86-057486534767 15888094105

## 产品详情

### 一、适用范围

供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、以及生产现场，在真空状态下对物品进行干燥和热处理等。在真空状态下对物品进行加温干燥具有以下几个优点；

可降低干燥温度。

避免一些物品加温要氧化。

避免加温空气要杀死生物细胞。

无尘埃破坏。

型 号	hw-6020
电源电压	220v 50hz
输入功率	500w
控制范围	rt+10 ~ 250

温度分辨率 /波动度	0.1 / ± 1
达到真空度	133pa
工作环境温度	+ 5 ~ 40
内胆尺寸(mm)w × d × h	300 × 300 × 275
外形尺寸(mm)w × d × h	580 × 450 × 450
隔 板	1块
工作室材料	优质不锈钢

## 二、主要技术参数

## 三、产品结构特点

1. 箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。
2. 工作室为优质不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
3. 箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
4. 箱门为双层玻璃结构，能清晰观察箱内加热的物品，又有良好的隔热效果。能有效避免灼伤操作人员。
5. 工作室与玻璃门之间装有耐热橡胶密封圈，以保证箱内达到较高的真空度。
6. 加热器安装在工作室内壁的外表面尽最大可能提高箱内温度的均匀性，并且便于室内清洁。
7. 温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业pid自整定和四位双led窗指示功能，控温精度高、抗干扰能力极强，并且操作也非常方便（详情见控制器详细说明）。

## 四、产品安装调试

- 1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。
- 2、本设备落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。
- 3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。

- 4、本设备应远离电磁干扰源，并将设备的接地线有效接地。
- 5、本设备在正常运行时，箱内物品摆放应不要碰到内壁。
- 6、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线

## 五、产品使用说明

- 1) 打开箱门，将待处理物件放入箱内搁板上，关上箱门。并关闭放气阀，打开真空阀，接通真空泵抽气，使箱内达到所需的真空度，关闭真空阀门并关闭真空泵电源。
- 2) 接通电源，将电源插头插入电源插座，将面板上的电源开关置于“开”的位置，此时仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。通过操作温度控制器，设定您所需要的箱内温度
- 3) 仪器开始工作，箱内温度逐渐达到设定值，经过所需的干燥处理时间后，处理工作完成。
- 4) 关闭电源，待箱内温度接近环境温度后，打开充气阀，解除箱内真空。打开箱门，取出物件。

**【！】** 请注意：开门取物时注意箱内温度，以免烫伤。特别注意如处理的是易燃物品，必须待温度冷却到低于燃点后，才能放入空气，否则会引起燃烧。

## 特别提示

产品出厂前都经过严格的测试，一般不要进行修正，如使用时的环境恶劣，环境温度超出适宜范围，会引起温度显示值与箱内实际温度误差，如超出技术指标范围的，可以修正，具体步骤参照温度控制器操作说明按所需进行修正。

仪器在正常工作状态下，如打开箱门时间过长，关上箱门后暂时箱内温度有些变动，这是正常现象。

## 六、注意事项

- 1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
- 2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况，请立即关闭电源，用户切勿盲目修理，应通知本公司修理部，由专业人员查看修理。（新机初次开机会有异味和少量的烟雾产生，这是属于正常现象，请观察一两次后，若一直产生这种现象请致电我司客服中心进行咨询）。
- 3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
- 4、设备长期不用，应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电器部分的潮气，避免损坏有关器件。

本产品的加工定制是是，品牌是宏旺，型号是HW-6020，类型是真空干燥箱，材质是优质不锈钢，温度范围是RT+10~250（ ），功率是500W，工作室尺寸是300×300×275（mm），适用范围是供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、以及生产现场，在真空状态下对物品进行干燥和热处理等。