

HH-4数显恒温水浴锅 盛威利

产品名称	HH-4数显恒温水浴锅 盛威利
公司名称	金坛市盛威实验仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:盛威利 型号:HH-4
公司地址	江苏 常州 尧塘镇水北圣堂稻板田8号
联系电话	86-051982555509 13815006221

产品详情

hh-4数显恒温水浴锅详细介绍

一、用途：

电热恒温水浴锅用于蒸馏、干燥、浓缩及温化学药品或生物产品等。

二、型号及主要技术参数

型号	型式	加热功率w	控温范围	控温精度	分辨率	工作室尺寸 (mm)
hh-1	单孔	300	数显	rt-100	± 0.5	150x150x115mm
hh-2	双孔	600	数显	rt-100	± 0.5	310x150x115mm
hh-4	四孔	800	数显	rt-100	± 0.5	310x310x130mm

hh-6	六孔	1500	数显	rt-100	± 0.5	470x310x130mm
hh-420	水箱	800	数显	rt-100	± 0.5	420x180x150mm
hh-600	水箱	1200	数显	rt-100	± 0.5	600x300x210mm

三、结构：

本产品为水槽式，水槽和盖均用不锈钢制作，机箱用优质冷轧钢板精心制作而成。控温部分用特制的电子控温；以数显显示锅内实际温度，本系列产品具有造型美观、耐腐蚀、控温稳定、节能实用、维修方便、长寿等特点。

四、使用方法及注意事项；

1、安全用电：该产品用220v交流电源，电源插座应采用三孔安全插座，必须妥善接地，切不可将地线接到煤气管上。

2、通电前应先将水注入锅内至隔板以上，使用过程中加热管绝不能露出水面，否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等。

3、接通电源，设定温度：按set键可设定或查看温度设定点。按一下set键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按 键设定值增加,按 键设定值减小,长按 键或 键数据会快速变动,再一次按set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。（若温控仪是智能型，则另附温控说明书）。

本机有加热和恒温二只指示灯表示工作状态，温度表头示值为锅内实际温度。

4、如需作100 沸水蒸馏使用时，加水不能过多，以免沸腾时溢出。

本产品的加工定制是是，品牌是盛威利，型号是HH-4，温度范围是RT-100（ ），规格是HH-4,HH-1,HH-2,HH-6,HH-8,一孔加热管,两孔加热管,四孔加热管,六孔加热管,八孔加热管