

# 煤炭含硫量测定仪 天马

产品名称	煤炭含硫量测定仪 天马
公司名称	鹤壁市冶金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天马 型号:KZDL-4B
公司地址	淇滨区卫河路中段九号
联系电话	0392-2625710

## 产品详情

### 煤炭含硫量测定仪

煤炭含硫量测定仪硫仪也称定硫仪，测硫仪。用于测定煤、焦炭中的全硫含量。是煤炭、电力、化工、冶金等部门实验室的必备仪器。产品执行标准gb/t214-1996。

主要机型：智能分体定硫仪、智能一体定硫仪、微机分体定硫仪、微机一体定硫仪

图示：智能分体定硫仪图示：智能分体定硫仪

智能定硫仪（分体型）和（一体型）采用高级单片机自动控制，自动修正曲线，无零点漂移，电路设计模块化，故障自检自报，自动判断测试终点，节省测试时间。全新电解池设计，电解液不倒流，更换玻璃熔板方便。一体化机型具有分体硫全部功能。该机将所有附件全部装在控制箱内，外形美观大气。还具有人机友好界面，键盘操作简单易学好用。炉温采取pid模式控制炉流，控温精度高，可有效保护硅碳管，延长使用寿命。设定炉温，修正等可直接通过键盘输入改变。智能控制电解开关的开与关，不会因开、关机的顺序而产生过电解现象。做煤样时可以随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量，试验过程一目了然。自动判断滴定终点，缩短实验时间，提高工作效率。若输入了水分值，则计算、打印干基硫和水分值。可以掉电记忆最新的30个历史记录，并可随时打印历史记录。

微机定硫仪（分体型）和（一体型）具有智能定硫仪全部功能，增添windowsxp操作控制系统。全部程序由微机控制测试全过程，自动化程度高。采用多级校正技术，确保测定结果的高精度和准确度。测试结果永久保存，可随时查阅保存。自动判断测试终点，节省测试时间。全新电解池设计，电解液不倒流，更换玻璃熔板方便。一体化机型具有微机定硫仪全部功能，该机将所有附件全部装在控制箱内，外形美观大气，可连续长时间工作。采用多级校正技术，确保测定结果的高精度和准确度。测试结果永久保存，可随时查阅保存。自动判断测试终点，节省测试时间。

微机定硫仪主要技术指标：1、硫的测量范围：0-40%，分辨率0.0001（万分之一）。2、试样燃烧分析时

间3--9分钟，，智能判断滴定终点返回。3、控温：精度 $1150 \pm 5$ 。测温：精度0.5级；加热体为硅碳管，高温区长度 90毫米，温度为 $1150 \pm 5$ （根据需要可调节温度）。4、升温速度：25--30 /分，约35分钟可达1200。5、电解池：容积为450毫升，金属铂电极。6、开机1分钟之内进入稳定状态。7、载气流量：1000ml/min。8、供电电源：220v  $\pm$  20% 50hz。9、整机耗电： 2.2kw

?

## 快速智能定硫仪

一、kzdl-4a型快速智能定硫仪概述：鹤壁市冶金机械仪器有限公司0392-3280188生产的定硫仪也称测硫仪。用于测定煤、焦炭、矸石等可燃物中的全硫含量。以衡量被测物的品质。是煤炭、电力、化工、冶金等部门实验室的必备仪器。产品执行标准gb/t214-2007。

二、快速智能定硫仪性能特点：高级单片机自动控制，自动修正曲线，无零点漂移，电路设计模块化，故障自检自报，自动判断测试终点，节省测试时间。全新电解池设计，电解液不倒流，更换玻璃熔板方便。

三、快速智能定硫仪主要技术指标：1、硫的测量范围：0-99%，分辨率0.0001(万分之一)。2、试样燃烧分析时间3--9分钟，，智能判断滴定终点返回。3、控温：精度 $1150 \pm 5$ 。测温：精度0.5级；加热体为硅碳管，高温区长度 90毫米，温度为 $1150 \pm 5$ （根据需要可调节温度）。4、升温速度：25--30 /分，约35分钟可达1200。5、电解池：容积为450毫升，金属铂电极。6、开机1分钟之内进入稳定状态。7、载气流量：1000ml/min 8、供电电源：220v  $\pm$  20% 50hz 9、整机耗电： 2.2kw 10、外形尺寸长x宽x高mm：495x420 x400 11、整机重量： 24公斤

## kzdl-5c型微机一体定硫仪（图）

一、微机一体定硫仪产品描述：定硫仪也称测硫仪。用于测定煤、焦炭、矸石等可燃物中的全硫含量。以衡量被测物的品质。是煤炭、电力、化工、冶金等部门实验室的必备仪器。产品执行标准gb/t 214-2007。

二、微机一体定硫仪功能特点：由微机控制测试全过程，自动化程度高。主机一体化，外形美观大气，可连续长时间工作。采用多级校正技术，确保测定结果的高精度和准确度。测试结果永久保存，可随时查阅保存。自动判断测试终点，节省测试时间。

三、微机一体定硫仪主要技术指标：1、硫的测量范围：0-99%，分辨率0.0001(万分之一)。2、试样燃烧分析时间3--9分钟，，智能判断滴定终点返回。3、控温：精度 $1150 \pm 5$ 。测温：精度0.5级；加热体为硅碳管，高温区长度 90毫米，温度为 $1150 \pm 5$ （根据需要可调节温度）。4、升温速度：25--30 /分，约35分钟可达1200。5、电解池：容积为450毫升，金属铂电极。6、开机1分钟之内进入稳定状态。7、载气流量：1000ml/min 8、供电电源：220v  $\pm$  20% 50hz 9、整机耗电： 2.2kw 10、外形尺寸长x宽x高mm：495x420 x400 11、整机重量： 24公斤

主要产品有：1、化验设备：密封式化验制样粉碎机、振动磨样机，颚式破碎机、破碎缩分联合制样机（组）、锤式破碎机、锤式破碎缩分机、锤刀式破碎机、锤刀式破碎缩分机、对辊破碎机、湿煤破碎机、米库姆--焦炭转鼓机、烧结和球团转鼓机、鼓前分组机械筛、鼓后机械筛、标准振筛机、往复式振筛机、采样机、电动缩分机、园盘粉碎机、电热鼓风干燥箱、二分器。

2、分析仪器：微机和智能量热仪、微机和智能定硫仪、哈氏可磨性指数测定仪，水分测定仪、智能和微机胶质层测定仪、粘结指数测定仪、灰熔点测定仪、快速连续灰分测定仪、碳氢元素分析仪、自动测氢仪、普通和智能马弗炉，电热鼓风干燥箱，煤的结渣性测定仪、煤炭燃点测定仪、煤炭活性测定仪。

3、矿山设备：多规格矿用提升绞车、颚式破碎机、锤式破碎机、立式复合破碎机。  
冶金设备：金属镁压球机。

4、主要产品：量热仪、定硫仪、水分测定仪、哈氏可磨测定仪、粘结指数测定仪、胶质层测定仪、灰熔点测定仪、灰分测定仪、球团抗压强度测定仪、鼓风干燥箱、马弗炉、颚式破碎机、锤式破碎机、锤刀破碎机、对辊破碎机、化验制样粉碎机、振动磨样机、焦炭转鼓、烧结球团转鼓。

本产品的加工定制是是，品牌是天马，型号是KZDL-4B，类型是微机定硫仪，测量范围是0-99（%），分析时间是15（s），电源电压是220（V）