

苏州代理BODTrakII美国哈希BOD分析仪

产品名称	苏州代理BODTrakII美国哈希BOD分析仪
公司名称	苏州赛力威仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:哈希 型号:BODTrakII
公司地址	苏州市虎丘区
联系电话	0512-65980097 18012620087

产品详情

苏州赛力威代理bodtrakii美国哈希生化需氧量bod分析仪/江苏代理商

生化需氧量（bod）指水中的有机物被微生物生化降解时所消耗的氧气量，是反映水中有机污染物含量的一个综合指标，主要用于监测地表水体中有机物的污染状况，测定污水和废水的有机物污染负荷，用来评价污水和废水的可生化性。bodtrak ii 生化需氧量分析仪采用压差法测量原理，模拟自然界有机物的生物降解过程，测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧，有机物降解过程中产生的 co2 被密封盖中的氢氧化钾吸收，压力传感器随时监测采样测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量 bod（即对应于测试瓶中消耗的氧气量）与气体压力之间建立相关性，从而准确地进行 bod 测量，测试结果在屏幕上以图形显示，bod 值将以mg/l 为单位直接显示仪器屏幕上。

bodtrak ii 的特点 模拟自然界微生物降解有机物的过程，更接近于真实情况 连续读数及图形实时显示测量过程变化 6 个独立的测量通道 自动关机、自动采集数据 图形中直接读出测量结果 --图形中有指针指示 --图形显示 bod 的数值以及培养时间 与稀释接种法相比，简单方便

技术指标

测量范围（mg/l o2）：0-35,0-70,0-350，0-700传感器类型：一体化微电脑传感器 数据显示：可保存 480 个数据点 / 样品，图形显示每个样品的测量曲线 样品个数：6 个 / 次（473ml/ 瓶）操作温度：20 （68。f）搅拌装置电源：交流供电 尺寸：28.9 x 26 x 9.8 cm

订购指南：

2952400 bodtrakii 仪器，115/230vac，包括北美和欧美大陆电源线，可自动开关电源，6个采样瓶，6个此类搅拌棒，6个密封杯，药匙，50包bod营养盐缓冲溶液粉枕和1包氢氧化钾小丸

实验试剂;

1416066 营养盐缓冲溶液粉枕 0.5ml ph.50

31425 氢氧化钾小丸 25g

1486610 bod标准溶液，对于压力测量法，葡萄糖和谷氨酸 3000mg/l 10mg/l voluette安瓿瓶 16/
pk

可选附件：

2960100 citizenpd-24打印机；带电缆，100-240vac

2616202 培养箱，bod，220/240vac,紧凑型

714421 采样瓶，玻璃，琥珀色，6/pk

253335 硝化细菌抑制剂，35克

2918700 菌种，50/pk

5836000 citizen pd-24打印机的打印纸，5/pk