

XA-1固体样品粉碎机 上海梅香

产品名称	XA-1固体样品粉碎机 上海梅香
公司名称	金坛市梅香仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海梅香 型号:XA-1 适用物料:食品
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市晨风路57-7号
联系电话	86 0519 82300496 13616100496

产品详情

品牌	上海梅香	型号	XA-1
适用物料	食品	应用领域	工业、农业、医药卫生、大专院校等科研单位的分析化验室
生产能力	3公斤 (kg/h)	主轴转速	12000 (r/min)
进料粒度	13 (mm)	电机功率	200W (KW)
出料粒度	1.4 (mm)	外形尺寸	85*200 (m)
重量	3公斤 (kg)	粉碎程度	超细磨机
物料含水量	800ml	原理	颗粒粉碎机
最大物料硬度	100g		

固体样品粉碎机指标：

- 1、输入电压：220v（交流）
- 2、电极功率：200w
- 3、粉碎速度：12000转/分
- 4、连续使用时间：3分钟以内
- 5、体积：85*200
- 6、重量：3公斤
- 7、粉碎量：小于50克/次

8、材料：不锈钢

固体样品粉碎机用途：

该机用于工业、农业、医药卫生、大专院校等科研单位的分析化验室，可以对各种植物、土壤、粮食、沙石、肥料、药品及其它样品进行粉碎处理。

固体样品粉碎机使用方法：

- 1、装料：拧开机盖，将要粉碎的样品装入料钵盖上盖。
- 2、粉碎：先将电源开关关闭，再接通电源，以一手压机盖，一手再打开电源开关，同时注意粉碎时间，当样品达到粉碎粒度时，关闭电源开关，并切断电源。
- 3、出料：顺时拧开上盖，倒出样品，再清扫干净。

固体样品粉碎机注意事项：

- 1、不要开盖工作，以免发生意外。
- 2、清扫样品时，先切断电源。
- 3、当盖子松时，请用手轻压机盖，以免粉碎的样品飞出。
- 4、由于电极转速较高，连续工作时间应控制在3分钟以内，间歇2分钟，再继续使用。
- 5、如应质量问题，不要自行拆除，厂方实行三包。

固体样品粉碎机粉碎效果：

试样	最大量(克)	粒度(mm/克)				
		粉碎时间	>1	1-0.5	0.5-0.25	<0.25
高粱	13	1秒	1.4	3.3	3.4	4.9
		2秒	0	1.2	5.4	6.4
大豆种子	50	1秒	0.1	4.1	9.9	35.9
		2秒	0	2.1	11.0	36.9
土壤	50	1秒	0	0	2.0	48.0
		2秒	0	0	0.1	49.9
沙石 1-5mm	50	1秒	0.2	1.5	8.8	39.6
		2秒	0	0.5	6.6	42.9

本公司还生产试验仪器设备，恒温恒湿培养箱，霉菌培养箱，人工气候箱，数显振荡箱，电热培养箱，隔水式培养箱，恒温振荡器，调速多用振荡器，恒温水浴锅、水箱、水槽、低温槽，磁力搅拌器，电动搅拌器，低速、高速、冷冻离心机，不锈钢电热板，粉碎机、均浆机，SX2箱式电阻炉，电热恒温干燥箱，蒸馏水器

金坛市梅香仪器有限公司是江苏省规模较大的实验仪器生产、制造、销售为一体的专业性厂家。

欢迎来电来函、赴厂参观考查！生产厂家价格有优势!诚招全国代理商！

0519-82385948 82320496(fax)

公司网址：www.jtmxyq.com.cn