

HH-W600数显恒温三用水箱(带保温) 制造 产品优惠

产品名称	HH-W600数显恒温三用水箱(带保温) 制造 产品优惠
公司名称	金坛市梅香仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅香仪器 型号:HH-W600 工作室尺寸:600*300*200 (mm)
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市晨风路57-7号
联系电话	86 0519 82300496 13616100496

产品详情

品牌	梅香仪器	型号	HH-W600
工作室尺寸	600*300*200 (mm)	温度范围	室温-100 ()

数显恒温搅拌循环水箱为“水浴锅”，“水温箱”，煮沸消毒箱“三种用途的综合产品，可用于蒸馏，干燥，浓缩及恒温加热化学药品，生物制品，生化实验，恒温培养，以及对器械进行煮沸消毒之用。

一：数显恒温三用水箱产品结构

本产品外壳采用优质冷扎板烤漆，内胆和上盖采用优质不锈钢制成，加热方式为“u”型浸入式电热管加热，温度控温采用数字式电子控温，读数直观准确，在使用范围内可任意调节。

二：数显恒温三用水箱技术参数

型号	加热功率	容积	使用电源	恒温范围
hh-w600	1500w	38 l	220v 50hz	室温-100
hh-w420	1000w	16 l	220v 50hz	室温-100

三：数显恒温三用水箱使用方法

使用时必须先加水于水箱内，再接通电源，搅拌开始工作,然后温度选择，设定所需的温度值（精确到0.1），设定温度：按set键可设定或查看温度设定点。按一下set键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，再一次按set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。（若温控仪是智能型，则另附温控说明书）。当设置温度值超过水温时，

加热指示灯亮，表明加热器已开始工作，此时，数显即显示实际水温，在水温达到你所需水温时，恒温指示灯亮，加热指示灯熄灭。此时加热器停止工作。经过加热，恒温转换后一定时间水温才能恒定的状态。

本公司水箱同类产品还有：单孔水浴锅、双孔水浴锅、单列/双列四孔水浴锅、单列/双列六孔水浴锅、双列八孔水浴锅、三温水浴锅、三用恒温水箱、超级恒温水浴锅、超级恒温油浴锅、数显恒温水浴锅、数显恒温油浴锅、数显恒温沙浴，低温恒温水槽

金坛市梅香仪器有限公司是江苏省规模较大的实验仪器生产、制造、销售为一体的专业性厂家。

欢迎来电来函、赴厂参观考查！生产厂家价格有优势!诚招全国代理商！