

浓缩丸滚筒筛分机

产品名称	浓缩丸滚筒筛分机
公司名称	新乡市华恒机械设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	HH:0510
公司地址	中国 河南 新乡市 获嘉大呈工业区
联系电话	86 373 4552222 13503734000

产品详情

浓缩丸滚筒筛分机

一、工作原理

滚筒筛分机可单机使用也可与制丸机和提升机配套使用，提升机将成品药丸提升后经溜槽进入旋转的滚筒筛内，孔径按所需药丸直径冲制成方孔或圆孔，滚筒筛在主动轮的带动下，顺时针旋转，分别选出符合要求的各种丸剂。在筛选的过程中会出现丸剂直径正好与筛孔大小一致的情况，丸剂夹在筛孔上，这时安装在滚筒筛上边的滚刷或硅胶压辊能将药丸挤出。

二、性能特点

- 1、选出的丸剂大小均匀、一致、重量误差小。
- 2、与药丸接触部分全部采用优质不锈钢，符合gmp标准。
- 3、筛筒可自由拆分，便于不同组合。
- 4、拆卸清理方便，自动化程度高，密封好，无泄漏。
- 5、固定安装的滚刷或硅胶压辊可彻底清除含在孔内的药丸，不留尾料。

三、滚筒筛型号仅供参考

- 1、生产能力：干丸 200-300kg/h 湿丸100-200kg/h
- 2、筛选规格： 3- 12mm各种直径的蜜丸、水蜜丸、浓缩丸、水丸及糊丸等
- 3、滚筒直径：600mm，长度2400mm

四、浓缩丸滚筒筛分机的调试

- 1、滚筒筛各部件安装完，检查合格后，可进行试运转。试运转前，应详细检查各部件及各紧固件牢

- 靠，筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物；
- 2、将长方形检修门处于打开位置，并通过手动盘车旋转筛分筒，观察滚刷或硅胶压辊有无犯卡现象，若有则可通过调整螺栓进行调整；
- 3、检查各轴承座、变速箱应润滑良好，变速箱油位应适当；
- 4、电源接头应牢固可靠，绝缘良好，接地正确。

从药物粉碎过筛 配料搅拌 混合 炼制 制丸 筛选，由此看出，浓缩丸滚筒筛分机是中药小丸生产过程中的主要筛选设备。该机可用于筛选干丸和湿丸两种丸剂，并可自动完成对药丸直径大小的分选，保证成品丸剂的计量允差及均匀度，可广泛用于中药小丸及其他行业圆形物料的浓缩丸筛选。

华恒机械有丰富的经验为客户提供高品质的滚筒筛分设备服务，华恒人正以过硬的专业技能和积极的创新精神为打造行业一流的筛分设备及相关服务而奋斗。全国统一销售热线：400-6592-123
13569409000 13837345333 0373-4552999 4552222

传真：0373-4551222

公司网址：<http://www.hhzds.com> 或 <http://www.xxhhjx.com>

选型及定货时应注明网孔规格、处理量、物料名称、入料粒度、材质等。另外我公司可根据要求定做各种型号筛分设备。

如果您有什么问题或者疑问，请联系在线客服qq：81970222立刻咨询；我们竭诚为您服务！