

敏科厂家直销供应MK-FK-A组织捣碎匀浆机 可贴牌

产品名称	敏科厂家直销供应MK-FK-A组织捣碎匀浆机 可贴牌
公司名称	金坛市华城敏科实验仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华城敏科 型号:MK-FK-A
公司地址	江苏 金坛市 金坛经济开发区
联系电话	051982360990

产品详情

一、简述：

组织捣碎机用于工业、农业、医药卫生、大专院校等科研单位的分析化验室，可以对各种植物、土壤、粮食、砂石、肥料、药品及其他样品进行粉碎处理。机外壳采用铝合金铸造，捣碎杯及刀片采用不锈钢板冲压成型，速度可调，并带有定时装置。

二、技术参数：

电源电压：220v 50hz

调速范围：12000转/分可调

电机功率：120w

容 量：1000ml，转固体100g 液体800ml

三、使用方法：

首先将电机与捣碎棒连接的连轴节向上提，使之能卸下捣碎棒，拿出捣碎杯，将所需捣碎的物质和溶液加入捣碎杯，按原样装上杯和棒（棒的下端对准轴心）并盖紧杯盖，察看定时器旋钮，旋在on（常开）位置或您所需指定的时间位置，将调速旋钮逆时针旋至最低位置，接通电源，打开电源开关，指示灯亮，再将调速旋钮顺时针旋至您所需的速度，作匀将搅拌之用，中低速即可，作植物捣碎时应选用高速，

高速捣碎时有噪音，更换溶液时，应切断电源后重复上述操作。

四、注意事项：

本机采用三眼安全插座，使用前一定要接受地线，工作时应将本机放置在平整固的台面上，以防振移，高速捣碎时，应用手按住杯盖，连轴节上下滑动较困难时，应注入一至二滴机油，使之润滑，禁止捣碎骨类，矿砂等较坚硬的物质，该机采用串激式电动机，其碳刷一般约使用500小时。应及时更换，以免碳刷磨光后而产生使整流子被磨损的现象，本机完毕后应洗净捣碎杯倒置凉干后方可装上，并放置于干燥通风处。

本产品的加工定制是是，品牌是华城敏科，型号是MK-FK-A，类型是组织捣碎匀浆机，容量是1000（ml），功率是120（w），电源是220V50HZ，适用范围是用于工业、农业、医药卫生、大专院校等科研单位的分析化验室，可以对各种植物、土壤、粮食、砂石、肥料、药