

全自动实验室高纯水机rs-10b，实验室三级/二级水，节水，

产品名称	全自动实验室高纯水机rs-10b，实验室三级/二级水，节水，
公司名称	滕州新瑞分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:rs-10b 操作压力:0.1 (Mpa)
公司地址	山东省滕州市洪绪工业园区
联系电话	86-06325251855 13375675886

产品详情

duodanian产品图片

产品特点

1、具有电源指示，泵浦工作指示,低压指示及系统冲洗指示功能。2、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵，运行质量更可靠，适用水质更广泛；3、具有系统冲洗功能：每次开机制水前，先自动冲洗18秒后，系统开始制水；4、具有系统保护功能：当水压过低或无水时，设备自动停机，水源来水时设备自动开机；5、产量高、能耗低、用电省、出水量20l/h，功率消耗仅为25w，功耗是同类产品的1/300；6、采用先进水处理工艺，高纯水出水比率约40%，耗水量少；7、无需电热管加热，无结垢现象，无需清理；8、无热量损失，出水室温不需冷却，可直接用于实验；9、操作简单，维护方便，运行费用低；10、具有两级ro预脱盐系统（高含盐量水质选配）；11、具备水质、水量升级功能。

为什么用高纯水机

- 产水水质稳定，检测方法简单，不必反复试验
- 产水量大，基础机型为10l/h或20l/h，最大可至100l/h
- 产水温度为室温，不必冷却，可直接试用，减少了实验分析的时间，避免了在冷却过程中的二次污染
- 随时使用随时产水，避免了在运输途中浪费时间，加快了分析实验的工作效率
- 最主要的一点是，仪器工作的功率只有25瓦，较之电热蒸馏水器的动辄七八千瓦常规一万瓦乃至一万五千

瓦的功率，更加节能，较少了日常使用的费用

· 更多的和传统电热蒸馏水器的比较，请看下一栏目

和传统电热蒸馏水器的比较优势

功率消耗	耗能高：380v/7500w、1 耗能低：220v/25w、50w 5000w	
水质纯度	5us/cm (25)	0.6us/cm (25)
水质标准 (gb6682-92)	实验室三级用水	优于实验室二级用水
废水比	1:20 (1为产水量) 一次 1:4 (1为产水量) 蒸馏，双蒸水的更多	
水质稳定性	出水水质纯度低，不稳 出水水质纯度高，稳定性强 定	
可操作性	操作不方便，需专人看守 操作简单，无需专人看守	
安全性	有干烧，炸管等安全隐患 无电热管加热，无结垢现象，安全性好 患	

高纯水主要用途：

1. 实验室器皿的最后清洗
2. 缓冲液、化学试剂配制用水
3. 微生物培养基制备用水
4. 氢气发生器、室内加湿器、高压消毒锅用纯水
5. 实验动物饮用水等

高纯水机之节能

传统电热蒸馏水器与高纯水发生仪制水成本分析对照表（以10l/h对比）

名称	传统电热蒸馏水器	rs系列高纯水发生仪
功率	7500w	25w
废水比	1:20	1:2
每日电费（按0.6元/度计）	$0.6\text{元/度} \times 7.5\text{度/小时} \times 8\text{小时/日} = 36\text{元}$	$0.6\text{元/度} \times 0.025\text{度/小时} \times 8\text{小时/日} = 0.12\text{元}$
每年电费	$36\text{元/日} \times 30\text{日} \times 12\text{月} = 1296\text{元}$	$0.12\text{元/日} \times 30\text{日} \times 12\text{月} = 43.2\text{元}$
每日用水量（按日产80升纯水计）	$80\text{升/日} \times 21 = 1680\text{升} = 1.68\text{吨}$	$80\text{升} \times 3 = 240\text{升} = 0.24\text{吨}$
每日水费（按1.27元/吨计）	$1.27\text{元/吨} \times 1.68\text{吨} = 2.1336\text{元}$	$1.27\text{元/吨} \times 0.24\text{吨} = 0.3048\text{元}$
每年水费	$2.1336\text{元} \times 30\text{日} \times 12 = 768.096\text{元}$	$0.3048\text{元} \times 30\text{日} \times 12 = 109.728\text{元}$
每年总共费用	$1296 + 768.096 = 2064.096\text{元}$	$43.2\text{元} + 109.728\text{元} = 152.928\text{元}$

每年节约费用 | 13728.096元-152.928元=13575.768元

友情提示：每天五分钱电费，即可满足化验需要；每年节约的电费，足以买一台高纯水发生仪。

联系方式

联系地址：山东省滕州市荆河西路288号联系电话：0632-5251855;;0632-5251398手机：13375675886传真号码：0632-5251398
腾讯qq：1143562168

联系人：张东强

公司简介

超纯水机、超纯水器、高纯水机、高纯水发生仪的生产厂家——新瑞分析仪器有限公司是属中国仪器仪表学会、中国分析测试协会、等会员单位专业从事超纯水、高纯水、设备技术研究与开发、水处理技术的相关实验室仪器装备设计制造的高新技术企业。

其产品广泛适用于化工、农药、环保、制药、微电子、刑侦、商检等领域，满足细胞培养、蛋白纯化、分子生物学、色谱分析等领域的应用要求。

公司网址是www.sdxinrui.com.cn,有兴趣的朋友可以去看一下！

本产品的加工定制是是，型号是rs-10b，操作压力是0.1（Mpa），外形尺寸是50*50*80（cm），电压是220（V），水质是实验室三级/二级水，功率是25（w），电导率是0.5，脱盐率是99（%），单机出力是10l（/h），品牌是新瑞