

DW-1-90W 电动搅拌器 探索者实验室仪器 实验搅拌器质优

产品名称	DW-1-90W 电动搅拌器 探索者实验室仪器 实验搅拌器质优
公司名称	郑州探索者实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:医药 物料类型:液-液
公司地址	郑州高新区长椿路11号6幢A单元5层A501号
联系电话	13838296848 13783577300

产品详情

dw系列直流恒速搅拌器

实验室dw系列机械电动搅拌器采用无刷直流电机驱动，无火花，效率高，力矩大、电机温升极微，能适应高黏度液体搅拌,转速数显；可连续运转100小时，电机良好、调控自如，转速恒定可调，具有工作电压低、功率大、噪音小、运转稳定、安全可靠等特点。（另外可订做特大功率搅拌机、多联搅拌机，变频控制系列搅拌机）

郑州探索者电动搅拌器技术参数					
名称	型号	配置功率(w)	转速范围 (r/min)	搅拌容量(l)	
电动搅拌器(防腐型)	dw-1	30	3000	3	
	dw-1	60	3000	3	
	dw-1	90	3000	8	
	dw-1a	30(不锈钢)	2000	3	
	dw-1a	60(不锈钢)	2000	3	
电动搅拌器	dw-2	90	2800	8	
	dw-2	50(1/3)	3000	8	
	dw-2	120	2800	10	

	dw-2	160	2800	25	
电动搅拌器(不锈钢材质)	dw-2a	50(1/3)	3000	8	
	dw-2a	90	3000	8	
	dw-2a	120	3000	10	
	dw-2a	160	3000	25	
电动搅拌器	dw-3	50(1/3)	3500	8	
	dw-3	60	2000	3	
	dw-3	90	2800	8	
	dw-3	120	3000	10	
	dw-3	160	3500	25	
强力电动搅拌器(数显转速、不锈钢材质)	dw-3a	50(1/3)	3000	8	
	dw-3a	60	2000	3	
	dw-3a	90	2800	8	
	dw-3a	120	3000	10	
数显电动搅拌器	s212	40.90	1800	5 ~ 10	
	s312	40.90.120.250	2000	5 ~ 50	
多功能电动搅拌器(磁力.电动.加热.2l容量,控温范围:250)	dc-1	电动30w/磁力15w调温型,外置加热 1500w	1500	2l	
	dc-2	电动30w/磁力15w恒温型,加热功率:800w	1500	2l	
	dc-2a	电动30w/磁力15w,pid控温,外置加热 1500w	1500	2l	

实验室电动搅拌器的注意事项：

- 1、电动搅拌器使用时，应由慢到快缓慢加速，如搅拌棒直线度差，转速就不能快或采软连接轴并中间用支撑套固定；
- 2、搅拌器工作时请您不要靠得太近，以免发生衣物，头发被卷入等危险；
- 3、搅拌时防止液体溅出。

电动搅拌器的使用方法：1、安装：将立柱装入底座并拧紧，紧定螺钉，将十字节装在立柱上，主机横杆插入十字节固定；2、使用前先安装搅拌棒，搅拌棒可直接装入夹头夹紧，但要保证搅拌棒的直线度；3、开机前，先把电源开关置于关的位置，把旋钮逆时针调至最小，然后插上电源，开启电源开关，开关内置指示灯亮，顺时针缓慢调节旋钮至所需要的转速。

24小时服务热线：0371-67197186 13783577300

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是医药，物料类型是液-液，适用物料是药品，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是郑州探索者，型号是DW-1-90W，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是3（L），装置方式是移动式，电机功率是0.09（Kw），生产能力是8（L），转速范围是3000（r/min），料桶容量是8（L），规格是DW-1-90W电动搅拌机