贵金属提纯设备玻璃反应釜/EX-10多肽反应釜/

产品名称	贵金属提纯设备玻璃反应釜/EX-10多肽反应釜/
公司名称	
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:玻璃反应釜 品牌:宏华仪器
公司地址	河南省巩义市河洛镇英峪工业区
联系电话	0371-64285269

产品详情

多功能防爆玻璃反应釜

产品介绍

一、概述

多功能玻璃反应釜是常用的生化仪器,广泛地被现代精细化工,生物制药,科研实验等行业所选用,可在恒速,恒力,恒温的条件下做浓缩,蒸馏,分馏,分离,提纯反应,是教学,实验,中试,生产的理想仪器设备。

- 二、特点
- 1、用聚四氟材料和特种橡胶复合密封圈进行密封,能够耐各种不同溶剂并保持高真空度使用十分方便。
- 2、高效冷凝器,确保高的回收率。
- 3、标准化的连接方式,拆卸非常方便。
- 4、安装有放料开关,回收溶媒十分快捷。
- 5、备有真空表,对低沸点物料可以选择最佳工作真空度。
- 6、结构合理,用料讲究。整机采用优质不锈钢,铝合金以及新型合成材料,具有抗腐,防锈,耐各种溶剂的优点。
- 7、玻璃部件全部采用耐高温硼硅3.3玻璃材料制成,有良好的物理,化学性能。

- 8、电气元件精心挑选,主要部件全部采用进口原装件。
- 9、电子无级调速, 电机无火花, 安全可靠, 寿命长(301以上选用原装进口变频调速器)。
- 三,仪器安装
- 1、打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全。
- 2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
- 3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。
- 4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。
- 5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。
- 6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
- 7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,右边80#法兰固体加料口,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。
- 8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。
- 9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。

四.使用方法:

- 1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。
- 2、插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速。
- 3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
- 4、搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢至快逐步调整。
- 5、利用搅拌棒调节器,可按需要使搅拌叶子上下5cm。
- 6、如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。
- 7、本反应装置玻璃仪器全部采用高硼硅3.3玻璃,用户自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。
- 8、玻璃釜上的夹层外接循环口,通上热油可做加热反应,能上冷却液可进行低温反应,如果利用蒸气加热,不可超过0.5k-1k。(尽量不要利用压力蒸气加热)。
- 9、 在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。

10、使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响,务必每次放料后先清洗,再次使用。

五、保养须知

- 1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
- 2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
- 3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
- 4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
- 5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
- 6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
- 7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
- 8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许 真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
- 9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
- 10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
- 11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。
- 12、仪器使用三年后送回制造厂进行保养一次(建议)。

注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放,易碎品的损坏不在我司的保修范围之内,如果客户需要,我司需收取相应的成本费用。

六、故障简易排除

现象

开启电源开关,指示灯不亮。

原因

外接电源未通或接触不良

保险管短路

电源指示灯亮,但不旋转。

旋转轴生锈

电机,电气箱故障

未连接七芯插头

真空突然消失 有真空,但抽不上 玻璃有裂痕,开关有破损 密封圈磨损,连接真空开关泄漏

真空时有时无 钢轴上有污垢连接器有松动

真空软管老化

主机芯轴左右松动

紧顶螺丝松动

电机温度过高(室温加40 属正常 超负荷

排除

请专业电工检查电源,插座。

将电源开关置于off位置,再换置保

险管。

停止使用,与供应商联系

重新连接七芯插头

检查玻璃部件,调换开关

请更换密封圈,开关

请清除污垢检查真空表,真空泵

请更换真空软管

旋紧

停机,用手使机轴转,是否很重,

)

转速显示与实际不符 外壳带电 电压不稳定,自身有误差 加热管有裂痕进水 清除密封圈与玻璃轴接触部上的污垢,涂上真空脂与供应商联系 有任何问题与本公司联系

客服电话:0371-63270552

本仪器设备50I, ex多功能玻璃反应釜:瓶口标口的设备标准为:左边直口为40#的标准口,右边为50#球磨口;后边为34#标准备用口;前面为24#温度计放置口;右边80#法兰固体加料口,中间为50#平边法兰搅拌口。下出料为50#平边法兰口(有一定的误差,所以不同的下出料要按照原配的使用)。

本产品的加工定制是是,种类是玻璃反应釜,品牌是宏华仪器,型号是2L,容积是2(L),电热功率是1.5(Kw),外径尺寸是外形950*500*180(mm),电机功率是0.09(kw),搅拌转速是700(转/分),重量是35(kg),结构类型是开式,连接形式是机械连接,密封形式是机械密封,规格是套