

ATP荧光检测仪 微生物检验仪器

产品名称	ATP荧光检测仪 微生物检验仪器
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 19800.00 类型:微生物检验仪器 品牌:卓乐康
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

最新atp荧光检测仪，体积比pd-10n更小，重量只有235g，检测时间只需10秒，其独特原理及设计已取得日本专利（专利号no.3409962）。

特点：

- 仅需10秒就能得到检测结果。
- 不仅能检测atp(腺苷三磷酸)，还能检测amp(腺苷磷酸)，更脏的也能检测。
- 适用于生产现场的清洁度管理和厨房的清洁度管理 · 卫生教育。

规格：

荧光检测仪

- 测试界限：10-15molatp/assay · 测试时间：10秒
- 数据输出：rlu · 数据存储：2000个数据
- 电源：单3碱性干电池 × 2节(或镍氢充电电池 × 2节 · 另售)
- 尺寸：65 × 175 × 32mm · 重量：235g(本体)

· 套装包含：单3碱性干电池 × 2节 · 清理刷子 · 架子 · usb线 · 皮带

荧光检测笔/笔40(专用试剂)

· 保存条件：2~8 (冷藏保存 · 无须冷冻)

· 套装包含：棉棒 · atp抽出试剂 · 发光试剂包含在内的一体型检测试剂

使用方法：

1. 浸湿棉棒，擦拭检测对象，将棉棒架收回到本体，一推。
2. 将抽出液体滴入测试管中，和试剂发生反应。
3. 测试时间只需10秒。不能肉眼看到的污渍就转化成“数据”了。

检测点示例

· 请参照下表决定自己公司的管理标准。

检测场所	标准值	擦去手法
操作员手指	1500	擦拭另一只手的手掌纵横面,手指间,指甲的间隙
刀(刀刃)		擦拭刀刃的两面整体
杯(玻璃)		擦拭杯子内底部和上端部分内侧
砧板		纵向横向擦拭中心部分10cm内的四个方向
食用肉切片刀(刀刃)		擦拭刀刃的刃先部分的周围
蔬菜篓		擦拭中央底面部分10cm内的四个方向和上端部分的内侧
调料容器		擦拭手能接触到的部分
不锈钢棒		仔细擦拭容易残留污渍的突起部分
水管龙头		擦拭水龙头的把手部分
水槽(侧面)	200	擦拭水槽侧面上端的角落部分
冰箱(把手)		擦拭整个把手的内侧 · 外侧
冰箱(内部)	500	纵向横向擦拭架子中心的10cm内的四个方向
烹饪台	200	擦拭表面5处(四个角落 · 中心) 10cm内的四个方向
门把手	300	仔细擦拭把手整体
圆锅	200	擦拭内侧3处(底 · 中端 · 上端)

作为擦拭方法，请结合检测点的情况，经常进行仔细擦拭。

器具备用品的标准值目标：平滑物为200rlu，凹凸物及易划伤物为500rlu。

关于订购型号

型号	规格
60485	主机
60331	荧光检测笔/100支(20支/袋 × 5袋)
60333	荧光检测笔40/40支(20支/袋 × 2袋)

本产品的建议零售价是 ¥ 19800.00，类型是微生物检验仪器，品牌是卓乐康，型号是ZLK.PD20，检测项目是细菌,真菌,霉菌，适用样品是果蔬,粮食,肉制品,水发食品,饮料,饮用水，供电电源是220，外形尺寸是200 (mm) ，重量是0.5 (kg)