

制丸机 小型制丸机 蜜丸机

产品名称	制丸机 小型制丸机 蜜丸机
公司名称	上海超亿制药机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海超亿 适用范围:制药、食品等 产品别名:蜜丸机
公司地址	上海市普陀区桃浦路306号1113室A
联系电话	021-56353153 15821420165

产品详情

小型中药制丸机可生产蜜丸、浓缩丸、水蜜丸、水丸、丸状食品，还可以包衣和烘干。使制成的药丸均匀美观。特别适用于小型药厂、大中型药厂试制室、中医药研究所、医院、私人诊所、中药店、名贵滋补品现场加工销售点、整机采用不锈钢制作，符合gmp标准。且体积小，耗能低，效率高，噪音小，无污染，操作简单，安全可靠，本机采用220v照明电，取电极为方便。

小型中药制丸机主要技术参数：1、功能范围：可生产蜜丸、浓缩丸、水蜜丸、水丸、包衣、烘干及丸状食品等。2、制丸规格：4mm、5mm、6mm、7mm、8mm3、生产率：蜜丸7kg/h（以5mm为准）。4、电机输出功率：0.18kw、电加热1kw

(1) 电压220v、50hz； (2) 电压110v、60hz；

电机转速1400转/分，工作转速50转/分5、适用范围：适用于小型药厂、大中型药厂试制室、中药研究所、中药物料研究单位、医院、私人诊所、中药店（房）、滋补品销售网站柜台现场加工及食品厂丸状食品开发等单位。6、外型尺寸：550×330×250mm，7、机器重量：35kg。8、结构：本机由挤压出条离合滚轴、制丸滚轴、水丸包衣器、全齿轮变速、电机、电加热等部件组成。9、技术特点：（1）一机多用，拆洗方便简单；（2）体积小；（3）重量轻；（4）性能稳定；（5）操作简单；（6）清洗方便；（7）省电安全；（8）噪音低；（9）造型美观；（10）与药物接触的部分及外壳全部采用不锈钢，符合gmp标准。

小型中药制丸机使用说明

1、本机使用前，取下上盖壳，齿轮箱盖（如图所示），必须在各油眼处滴加数滴无水分食用油，再用医用酒精擦洗四根滚轴及与药丸相接触的部位，做消毒处理。

2、将上盖壳，齿轮箱盖重新安装复位，接通电源，打开开关，空机转动1-2分钟。

3、将调配均匀的团状药料取适量投入挤压槽口中，进行压饼，然后将饼状药料投入出条槽中成条，再将已做成的药条逐根横放在制丸槽中直接搓制成丸。

4、水丸：将药面放入包衣器中，逐步放入米汤，形成粒状后，采用间隔不断喷淋食用水，可逐步滚制成

丸。

5、包衣：待药丸制成后，可放在水丸包衣器中，包成白色、红色等外衣。

6、烘干方法：药丸制成后，将药丸进入水丸包衣器进行电加热可进行烘干。也可用电吹风的热风烘干，或者直接在阳光下晒干。

7、抛光方法：将药丸放在水丸包衣器中，连续翻滚，滚动时间越长，表面越光滑。

小型中药制丸机用户须知

1、本机适用于环境温度为-5 至40 ，相对湿度小于90%。周围无导电尘埃和腐蚀金属气体，安放在通风、清洁的位置。

2、操作时，工作台面应无其它无关物品。制丸机安放在稳妥的台面上，在确认电源电压的情况下，电源处应靠近台面，电源插座要有可靠的接地线，严禁用力拉拔电源线，以防止人为翻倒，摔坏制丸机和其它事故发生。

3、本机使用后，按图示，拆下内六角螺丝，以滚轴为界分上、下两部分打开，取下四根滚轴，用医用酒精擦洗干净。或者根据制丸需要调换规格不同的滚轴，可按图示安装复位。

4、在用医用酒精擦洗，调换制丸滚轴和出条离合滚轴时，必须切断总电源，拔出电源插头，。

5、制丸机在开机使用中，严禁用手和毛刷或其它工具接触制丸滚轴和出条离合滚轴，以避免扎伤手指，严禁在无上盖壳，齿轮箱盖的保护下，通电加工制丸，避免发生不必要的人身事故。

6、如遇电源线损坏（如裸线外露等），必须使用专用电源线。到当地办事处维修部购买更换。如遇开关或插座失灵，必须停止使用，严禁变更线路继续使用，应及时更换同规格的开头或插座，以免发生机械、人身事故。

7、比例制作方法：蜜丸、水丸、包衣药面拌和制作的方法详见制丸参考配方。

8、本机配套的粉碎设备可选用本厂的lh-08b连续流中药粉碎机或400克至500克摇摆式中药粉碎机。

9、水丸包衣器在不使用时，可直接拆洗（按图所示），向顺时针方向旋转，将其拔出即可。放在可靠、清洁的位置待使用，在水丸包衣器轴的外露部分应涂少量清洁的食用油，以防止产生浮锈。严禁直接用水清洗整机或电加热器。本机不使用时，必须放置在干燥、清洁通风处。在电加热器使用过程中，严禁与水接触，以防止导电，造成电击等人身事故。

制丸参考配方 1、将药物晒干加工成粉末，其细度为过80-100目，熟地等药物，采用绞肉机的方法反复绞多次即可达到泥浆。

2、药粉、米汤（大米熬成粥，去掉米粒的粘状液体即为米汤），蜂蜜、少量的糊精（药面与蜂蜜比例为10 1，米汤适量），搅拌成面团状。特别注意：药粉搅拌的粘性要适中，不能太软或太硬，要搅拌得均匀不粘手。

3、糊精必须加水熬成糊状，熬制时必须用勺子不停的搅拌。

4、使用过程中严禁在出丸轴上加食用油，否则药丸粘刀不容易脱落。

本产品的品牌是上海超亿，适用范围是制药、食品等，产品别名是蜜丸机，重量是35kg