

## 85-1A型磁力搅拌器 仪特

产品名称	85-1A型磁力搅拌器 仪特
公司名称	郑州市仪特仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:仪特 型号:85-1A
公司地址	郑州市上街区许昌路52号院20号楼1单元2层202号
联系电话	18638764697

### 产品详情

该产品是我公司最新设计的大功率搅拌器，电机采用直流无线刷，采用电子线路控制驱动，在整个调速范围内都保持恒定的输出转矩，使用中即使试剂粘度发生变化，仪器仍保持原来设定的转速，是粘性液体搅拌的理想仪器。

使用维护：

1. 将装有溶液和搅拌子的试瓶（或其它器皿）放在工作面顶板上。
2. 接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。
3. 选择加热，合上加热开关，指示灯亮，即为加热状态。将传感器插入溶液中，调节温控旋钮至所需温度刻度。
4. 调节调速旋钮，升至所需转速。
5. 工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，加热开关、温控旋钮处于非工作状态，关电源开关，切断电源。
6. 将工作面顶板、传感器等擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。

性能：

电源：220v/50hz

电机功率：20w

搅拌转速：0-1800转/分无极

搅拌容量：20-2000ml

工作方式：连续

联系我们：

郑州市仪特仪器有限公司

地址：河南省郑州市上街区许昌路52号

联系人：李女士

全国免费电话：400-080-6278

电话及传真：0371-64285020

移动电话：18638764697

qq：2304435188 阿里旺旺：仪特仪器

公司网址：<http://www.zzyite.com/>

<http://www.zzyiteyq.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是仪特，型号是85-1A，类型是生物、医学等，测量范围是20-2000ml，适用范围是教学、化工、医药等行业