

# 光催化反应器 气体连接ZXF-LCA-A

产品名称	光催化反应器 气体连接ZXF-LCA-A
公司名称	滨海县正信仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:正信仪器 型号:ZXF-LCA-A 高校实验室:各种光催化实验用
公司地址	滨海县东坎镇阜东南路恢宏塑料厂综合楼205室
联系电话	13813240952 13815514929

## 产品详情

### 光催化反应器操作与说明书

zxf-lca-a

#### 一、仪器配置：

三大主件：光源控制器1台、磁力搅拌器1台、光源操作暗箱1台。

1、光源控制器面板说明：（1）：电源开关（2）：电压显示：电流表：汞灯、氙灯。

光源控制器背面有冷却风扇、220v电源插头、输送线插座。

2、光源操作暗箱说明：

3、门有防紫外玻璃观察口，背面有进水孔，有出水孔，降温排风扇，

内装有220v电源和汞灯、氙灯的固定插座，磁力搅拌电源插座、从接线孔伸出固定专用线与控制器连接。

3、磁力搅拌器说明：上面装有固定反应瓶支架.两口、三口、反应瓶可连接液相.气相可选。

4、仪器主装流程：将包装箱打开取出仪器，按说明主装 1 ) 将操作暗箱的输入灯电源对号插紧、磁力搅拌电源对号插紧、.线接到光源控制器背面的圆孔插口、将磁力搅拌器放入到暗箱内，将背面220v的电源插头插紧，再连接暗箱里的插座并连接。3 ) 将光源控制器的测温线进到暗箱接到搅拌器上石英反应瓶固定架上，

5、使用：将光源控制器220v插头电源连接，打开电源开关，将光源灯放入石英冷阱内与控制器电源连接（注：在使用前必须将冷却水接好，检查下口水是否流畅）

（3）（注：在选用光源灯时切记不能误导使用，光源灯一定要与面板对号使用.如误导使用会使仪器损坏，

石英冷阱1个。多光源：紫外光（125w、汞灯）模拟日光（300w氙灯）500ml、1000ml、石英反应瓶。

注：下有产品可调多种光源

[www.zxyiqi.com](http://www.zxyiqi.com)

本产品的品牌是正信仪器，型号是ZXF-LCA-A，高校实验室是各种光催化实验用