

高速离心机 过滤离心机 高速离心机

产品名称	高速离心机 过滤离心机 高速离心机
公司名称	淄博森源电气有限公司
价格	面议
规格参数	结构和分离要求:过滤离心机 分离因素Fr值范围:高速离心机 品牌:TGL-16高速离心机
公司地址	淄博开发区柳泉路296号
联系电话	86-05336287810 15966960508

产品详情

详细介绍

tgl-16型高速离心机使用说明1：tgl-16高速离心机产品简介 台式离心机属常规实验室用离心机，广泛用于生物，化学，医药等科研教育和生产部门。 高速离心机最高转速16000r/min。适用于微量样品快速分离合成。2：tgl-16高速离心机主要技术指标型号 最高转速 离心力 容量 定时 噪声 功率tgl-16 16000r/min 17000g 1.5ml 12 0-60min 小于70db 大于250w3：tgl-16高速离心机安全须知：（1）开机时如发现电源指示灯不亮，应立即停机检查。（2）严禁在未装转头空载运行。（3）运行前应检查转头有无腐蚀损伤。（4）当转头运行时不要开启离心机盖，不要接触正在运行的转头。（5）严禁转头在装载不平衡的状态下运转。4：tgl-16高速离心机使用说明（1）离心机的工作台应平整坚固，工作间应整齐清洁，干燥并通风良好。（2）打开电源开关，批示灯亮。（3）关电源开关。（4）开启离心盖，将内腔及转头擦拭干净。（5）装放称量一致的试管。（6）关闭离心盖。（7）设定定时（8）打开电源开关（9）调节调速旋钮置于所需转速。（10）每次停机前。必须将调速旋钮置于最小位置。定时器置零。再关电源开关。（11）擦拭内腔及转头。关闭离心盖。5：tgl-16高速离心机维护保养（1）离心盖上不要放置任何物质，每次使用完毕，务必清理内腔和转头。（2）离心机如较长时间未使用，在使用前应将离心机盖开启一段时间，干燥内腔。（3）电机的碳刷在使用3000小时后，应及时更换，以免磨损整流子。

本产品的结构和分离要求是过滤离心机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是TGL-16高速离心机，型号是TGL-16高速离心机，转鼓转速是0（r/min），发货期限是10