

日本理音RION VT-06F数显粘度计 油墨数显粘度计 油墨稠度计

产品名称	日本理音RION VT-06F数显粘度计 油墨数显粘度计 油墨稠度计
公司名称	深圳欧普瑞检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:日本理音 型号:VT-06F
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心新村24巷9号首层
联系电话	13684910389 13418984037

产品详情

新款vt-06f是数显的，测量范围和vt-04f是一样，04f是指针显示的，停产了！

日本原装理音rion vt-05 vt-06粘度计，用来检测工业原料，如重油、油漆、涂料、粘合剂等。在食品及其它产品的生产过程中，用于质量控制。当检测工程车辆及其它机械设备时，可测量液压油、轻机油、齿轮油等的粘度。

日本理音rion vt-05 vt-06粘度计使用旋转汽缸的原理。一个以恒速运转的转子插入被测的液体，液体的粘性，会使转子的运动受到阻力，通过特殊的机械装置测量阻力，直接读数毫帕·秒 (mpa·s) 或 (dpa·s)。

日本理音rion vt-05 vt-06粘度计体积小，能单手操作，使用干电池供电，可在任何地方使用。

日本理音rion vt-05 vt-06粘度计技术指标：

测量范围 rion vt-05(低粘度)
4# 转子: 2 ~ 33 mpa.s
5# 转子: 15 ~ 150 mpa.s
3# 转子: 50 ~ 300 mpa.s

样品液容量 大约 460 ml (使用a杯 或者 b杯)

rion vt-06(高粘度)
3# 转子: 0.3 ~ 13 dpa.s (使用3#烧杯)
1# 转子: 3 ~ 150 dpa.s (使用jis 300 ml烧杯)
2# 转子: 100 ~ 4000 dpa.s (使用jis 300 ml杯)
1# 与 2# (使用jis 300 ml烧杯) 大约 300 ml
3#(使用 3#烧杯) 大约170 ml
转子和杯底间隙:约15毫米

测量精度	转子测量最大范围的 $\pm 5\%$	显示指的 $\pm 10\%$, 重复性 $\pm 5\%$
转子速度	62.5转/分钟	
电源	5号电池4节	
尺寸/重量	175 (h) \times 77 (w) \times 40 (d) mm, 大约 260 g (不含电池)	
标准附件	3# 转子 (45 \times 47 \times 160 mm)14# 转子 (78 \times 46 \times 159 mm)15# 转子 (61.2 \times 36 \times 149 mm)1a杯 (92 \times 76 mm)1b杯 (92 \times 76 mm)15号碱性电池4节	1#转子 (24 \times 53 \times 166 mm)12#转子 (15 \times 1 \times 113 mm)13#转子 (45 \times 47 \times 160 mm)13#烧杯 (52.6 \times 75 mm)1延长棒 (900 mm \times 300 \times 3)15号碱性电池4节

买家必读：

店主联系方式：

1：联系人：张小姐 手机：13418984037 qq:904201690

发票事宜：

1：需开发票的买家，请主动联系店主沟通相关开票事宜。如须开17%的增值税，请把相关资料传真到：0755-32907167

物流须知：

1：运输方式：较轻的产品，以快递为主，较重的产品，以货运为主；一般单个产品快递运费超过40元的，通常选择货运。具体运输方式，请与店主协商。

2：买家在拍下产品后，请仔细核对收货详细信息，以免造成不必要的麻烦；

3：发货时间：买家在下午16:00以前拍下并付款的商品，正常可以当天发货，下午16:00以后购买的商品，次日再发货，周末、节假日顺延。

4：港澳台地区客户，如需购买，请与店主协商运费。

权益保障：

1：买家在收货时，为保证你的利益，请注意检查包装情况及核对商品数量，如有问题，请拒绝签收并及时与店主联系（即使签收，也必须得到物流人员证明），我们将妥善为您解决，如签收后又无物流公司证明，我们将不承担因物流造成的损失；

2：因买家主观因素而产生的退换货，发回产品运费由买家自行承担，且退换货产品，不得影响二次销售，否则买家需承担相应的损失，在此提醒各位买家，请妥善保留好包装及相应产品附件。

3：发货时，因各快递物流公司自身的问题，可能会出现商品延迟的问题，如果您不凑巧遇上，请及时与我们联系，我们将第一时间为您处理！

本产品的加工定制是是，品牌是日本理音，型号是VT-06F，类型是旋转粘度计，测量范围是100~4000（MPa . s），准确度是 $\pm 10\%$ ，装箱数是24个