

HH-S6恒温水浴锅 厂家直供 规格齐全

产品名称	HH-S6恒温水浴锅 厂家直供 规格齐全
公司名称	常州市万合仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万合仪器 型号:HH-S6(HH-6)
公司地址	常州市金坛区北环东路25号
联系电话	0519-82305366 13861108222

产品详情

【详细说明】

恒温水浴锅hh-s6主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物产品。

hh-s6恒温水浴锅 技术参数：

- 1、电源电压；220v 50hz
- 2、温度范围：室温至100
- 3、精度：稳定以后测量 ± 0.5
- 4、加热功率：1500w

恒温水浴锅hh-s6 产品结构本产品采用水槽式，口面最大孔径12公分，每孔四圈一盖，内锅采用不锈钢材料制成，电热管装在水中间，加热快，节电。

恒温水浴锅hh-s6 使用方法

- 1、使用时必须先加水于锅内，也可按需要的温度加入热水，以缩短加热时间。
- 2、接通电源，将“温度旋钮”顺时针调节到所需要的温度，此时为加热状态，红色指示灯亮。
- 3、当加热到所需温度时，绿色指示灯亮，此时为恒温状态。

- 4、如果要锅内水温达100℃，作沸水蒸馏用时，可将调节旋钮调至终点。
- 5、加水不可太多，以免沸腾时水量溢出锅外，
- 6、锅内水量不可低于二分之一，不可使加热管露出水面。以免烧坏，造成漏水，漏电。

恒温水浴锅hh-s6 注意事项

- 1、内锅中的不锈钢管内装有热敏电阻，切勿碰撞和剧烈振动，以免碰断内部器件，使调节失灵。
- 2、如要测量水温，必须待稳定状态测量，否则误差会增大。
- 3、接好接地线。
- 4、严禁无水加热。
- 5、修理或更换电热管及调节器时，应先卸下底板。

特点：

- 1、工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。
- 2、温控精确，数字显示，自动控温。
- 3、操作简便，使用安全。

型号	孔数	加热功率	温控范围	温升速度	控温精度	工作尺寸	外形尺寸 (mm)
hh-1	1	300w	室温~100	至100 70min	± 0.5	150x150x115	280 × 160 × 170
hh-2	2	600w	室温~100	至100 70min	± 0.5	300x150x115	440 × 180 × 240
hh-4	4	800w	室温~100	至100 70min	± 0.5	300x300x115	470 × 310 × 250
hh-6	6	1500w	室温~100	至100 70min	± 0.5	450x300x115	640 × 330 × 240
hh-8	8	1800w	室温~100	至100 70min	± 0.5	600x300x115	750 × 370 × 160

物流/快递说明

一、购物前：

有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格：

部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。

三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

联系方式

公司：常州市万合仪器制造有限公司 客服：400 0519

802电话：0519-82305366 传真：0519-82305866 手机：13861108222 18961115366 e-mail：czwhyq@czwhyq.com
om网站：www.czwhyq.com 网站：www.czwhyq.cn 网站：www.czwhyq.net 地址：江苏常州金坛北环东路25号

本产品的加工定制是是，品牌是万合仪器，型号是HH-S6(HH-6)，工作室尺寸是450x300x115（mm），
温度范围是室温-100（ ），温度波动度是 0.5（ ），温度均匀度是99.9（%），控温方式是数显控温
，适用范围是蒸馏,干燥,浓缩以及温渍化学药品或生物制品，材质是不锈钢