

## ；架盘天平托盘天平100g/0.1g机械天平药物天平

产品名称	；架盘天平托盘天平100g/0.1g机械天平药物天平
公司名称	滨州市滨城区鲁滨化工试剂商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华chi 型号:100克
公司地址	山东滨州市滨城区渤海五路黄河六路交叉口北50米路西
联系电话	86-05433353370//18678315488 15553357799

### 产品详情

架盘天平100g：最大称量100g，最小示值0.1g

架盘天平200g：最大称量200g，最小示值0.2g

架盘天平500g：最大称量500g,最小示值0.5g

架盘天平1000g：最大称量1000g

使用说明：

使用天平时，应放在平面工作台上。

游锤移至标尺左端“0”点上，指针应对准中线，取得平衡。否则将杠杆两端的调整螺母旋动调节。

称量物品时，尽量把物品及砝码放在盛物盘中央位置。

天平及砝码等应随进用软刷拂抹清洁，并保持干燥。

发现天平损坏或不正常时应停止使用，送是造厂或修理部门修理检验合格后再用。

为保证秤量的正确性，一般一年内检查一次，以防失准。

专家建议：

1. 称量物体质量的实验改用托盘天平来做，较大地降低了对天平调整的实验要求。本实验主要是练习正确使用天平，要求学生能正确地操作。
2. 要及时清除刀槽油泥污垢。由于市面上买的托盘天平的机械结构不大一样，所以要仔细观察一下拆卸方法。一般需将托盘天平后面及前面的中刀档螺丝旋下，取出中刀档，再从左右两边刀架的刀槽缺口处，取下边刀架，进行擦拭，然后照原样装好。
3. 天平如长期不用，应在刀子、刀槽上涂些黄油，放置盒内，置于干燥的地方存放。

,最小示值1g

本产品的加工定制是是，品牌是华chi，型号是100克，类型是机械天平仪器，最小称量是0.1（mg），最大称量是100（g），适用范围是化验室药品称量，最小显示值是0.1g，规格是100克、