

SPN型单盘数片机 胶囊数粒机 半自动数片机

产品名称	SPN型单盘数片机 胶囊数粒机 半自动数片机
公司名称	上海天闾机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SPN型 产量:12-26瓶/分钟 外形尺寸:480×410×670 (mm)
公司地址	上海市松江区新浜镇叶新公路7557号第51幢
联系电话	13761130045

产品详情

一、用途及特点 单盘数片机主要用于胶囊及片剂小规模定量分装，适用于制药厂、科研单位和实验室中小批量生产。本机采用柔性传动加机械偏心使数片盘产生振动，调节偏心距可使偏心盘振动量增大或减小，平稳可靠；设计科学简单；使用方便，体积小，重量轻。

二、技术参数：

生产能力 12-26瓶（袋）/min

适用模具 胶囊、药片

振动电机功率 0.12kw

主电机减速机功率 20w
机器重量 45kg
外形尺寸 480×410×670

三、使用方法1、接通电源，根据需要调节振动量（出厂前以调节好，用户一般情况下不需调节），按住出料口处开关，调节好数片盘转速。2、放入胶囊或药片（胶囊模具与药片模具不同，根据用户需要），开启振动电机开关，使数粒盘中的数粒孔在需要的时间内填满。3、装瓶时，将瓶或袋放置在出料口处（注意：此时需按住开关），使数粒盘转动即可。装量多少需为数粒盘的孔数的整数倍，如：需装200片/瓶，数粒盘孔数为100，则每装满一瓶，数粒盘需转2圈。四、注意事项1、胶囊或药片不得受潮后工作。2、数粒盘部分不得重压，否则不能正常工作。3、如需调节振动量，则先将上面的数粒盘部和罩壳拆下，轻轻转动带轮，在轴承座中部腰孔处观察偏心座的调节孔位置，见孔后，用手钳固定中轴，用一根小于孔径的圆钢插入孔内调节偏心距。4、机器使用完毕，请将电源切断，以免影响调速开关的使用寿命！

本产品的型号是SPN型，产量是12-26瓶/分钟，外形尺寸是480×410×670（mm），重量是45kg（kg），品牌是天闾，适用范围是制药厂、科研单位和实验室中小批量生产，产品别名是数片机